



ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 4600



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Versión: Enero 2024

Marcado



DINTER^{sa}

Encarnació, 123 -125. Tel. +34 93 284 69 62. Fax +34 93 210 43 07

E-mail: dinter@dinko.es www.dinko.es 08024-BARCELONA

Se han hecho todos los esfuerzos para evitar errores en el texto y diagramas de este manual. Sin embargo, *DINKO* no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pudiera aparecer en este manual.

Es norma de *DINKO* mejorar los productos según las nuevas técnicas y componentes disponibles. *DINKO* por lo tanto se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento.

DINKO Instruments

DINTER, S. A.

Encarnación, 125

Teléfonos: +34 93 284 69 62 / +34 93 284 69 66

E-mail: dinter@dinko.es

www.dinko.es

08024-BARCELONA

Las consideraciones siguientes tienen como finalidad garantizar una correcta recepción y utilización del aparato, así como la seguridad del usuario. A tales efectos recomendamos leer detalladamente este manual antes de proceder a desembalar el aparato y posterior uso.

- Este manual debe conservarse permanentemente al alcance del usuario del equipo.
- De acuerdo con la normativa de utilización europea 89/655/CEE, la falta de un mantenimiento adecuado y la alteración o cambio de algún componente, exime al fabricante de cualquier responsabilidad sobre los daños que pudieran producirse.
- Los aparatos que se envíen a los servicios técnicos de *DINKO Instruments* deberán estar perfectamente **limpios y desinfectados**. En caso contrario serán rechazados y devueltos con portes a cargo del propietario.

Contenido

1- Prefacio.....	5
1. Seguridad	5
2. General	5
3. Eléctrica	5
4. Precaución	5
5. Especificaciones	6
6. Radio Interferencias	6
2- Introducción	7
1. Resumen introducción	7
2. Teoría.....	8
3. Estructura	9
4. Desembalaje	9
5. Especificaciones	10
3- Instalación	11
1. Ambiente requerido	11
2. Confirmación del voltaje	11
3. Instalación.....	12
4- Introducción operaciones.....	13
1. Estructura del Software	13
2. Operaciones básicas.....	14
2.1 Elección del método fotométrico	14
2.2 Ajuste de la longitud de onda	14
2.3 Ajuste de parámetros	14
2.4 Ajuste de la posición del soporte automático de cubetas	14
2.5 Eliminar el valor entrado	13
2.6 Eliminar el resultado de la prueba y guardar datos	14
2.7 Calibración 100%T/0Abs	14
2.8 Medir muestras	14
2.9 Imprimir el resultado de la prueba.....	15
3. Preparación para el test	15
3.1 Encendido del instrumento e inicio del auto test	15
3.2 Pre calentamiento.....	15
3.3 Comprobación de cubetas	15
4. Medición	15
4.1 Modo básico	15
4.2 Cuantitativa.....	16
4.3 Configuración	23

1) Encendido/apagado de la lámpara D2	23
2) Encendido/apagado de la lámpara W.....	24
3) Ajuste de fecha y hora.....	24
4) Calibración de la corriente oscura	24
5) Calibración de la longitud de onda	25
6) Entrar la longitud de onda del cambio de lámparas.....	25
7) Actualizar por defecto.....	26
8) Versión	26
5- Mantenimiento del Instrumento	27
1. Mantenimiento diario.....	27
2. Solución de problemas.....	27
3. Cambio de fusibles.....	28
6- Accesorios.....	30
7- Declaración CE.....	31

CAPÍTULO 1 PREFACIO

1, Seguridad

Las disposiciones de seguridad en este manual cumplen las normas de HEALTH AND SAFETY AT WORK ACT, 1974.

Leer atentamente el manual antes de proceder a la instalación y utilización del instrumento y sus accesorios. Debe utilizarlo personal cualificado.

2, General

El aparato descrito en este manual está diseñado para ser utilizado en laboratorios atendidos por personal debidamente entrenado. Para un uso correcto y seguro es esencial que el personal de laboratorio respete las reglas de seguridad generalmente aceptadas además de las precauciones de seguridad mencionados en este manual.

La tapa del instrumento puede retirarse para operaciones de mantenimiento. Sin embargo, el interior de la unidad de potencia es un área peligrosa y su cubierta no debe retirarse en ninguna circunstancia. En esta zona hay componentes sin mantenimiento. Evitar tocar la fuente de alimentación de alto voltaje del instrumento en todo momento.

Algunos productos químicos usados en espectrofotometría son corrosivos y/o inflamables y las muestras pueden ser radioactivas, tóxicas o potencialmente infecciosas. Tener en cuenta los procedimientos usuales de laboratorio para el uso de tales sustancias.

3, Conexión eléctrica

Antes conectar el aparato a la red asegurarse que el voltaje es el adecuado (ver **Instalación**).

El cable de alimentación debe conectarse a un enchufe con toma de tierra. No utilizar un cable de alargo sin la protección adecuada.

4, Precaución

Cualquier interrupción de los conductores interiores o exteriores del aparato o desconexión de la toma de tierra convierten al aparato en peligroso. Está prohibida cualquier interrupción.

Si existe la posibilidad de que la protección se haya deteriorado, el aparato debe desconectarse en prevención de cualquier situación indeseable.

Nota: ¡NUNCA tocar o manipular la fuente de alimentación de este aparato debido al alto voltaje!

La desconexión y revisión debe efectuarse, por ejemplo, en los siguientes casos:

- ▲ Muestras evidentes de desperfectos.
- ▲ Fallos en las mediciones.
- ▲ Largos periodos de almacenamiento en condiciones inadecuadas.
- ▲ Habiendo sufrido un transporte violento.

5, Especificaciones

Para asegurarse de que el instrumento trabaja dentro de sus especificaciones, especialmente en mediciones comprometidas, comprobar las especificaciones mediante patrones de referencia de longitud de onda y absorbancias. En este manual se informa de los patrones disponibles.

6, Radio Interferencias

Para cumplir con la EMC estándares referidas en la Declaración de Conformidad CE, es necesario que se usen solo los cables suministrados con el aparato cuando se proceda a conectar un PC u otros accesorios.

CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN DEL INSTRUMENTO

1. Breve Introducción del Instrumento

Este instrumento es de haz simple, diseñado para las necesidades de un laboratorio convencional. Ideal para múltiples aplicaciones en Química, Bioquímica, Petroquímica, Protección del Medio Ambiente, Laboratorios para la Alimentación y Bebidas, Análisis de Aguas y otros campos como el Control de Calidad e Investigación.

El instrumento incorpora un lector 128x64 dots matrix LCD para mostrar los resultados, operaciones sencillas y longitud de onda entre 190 y 1100nm que cubre el espectro visible y ultravioleta.



Fig 2-1 Vista frontal

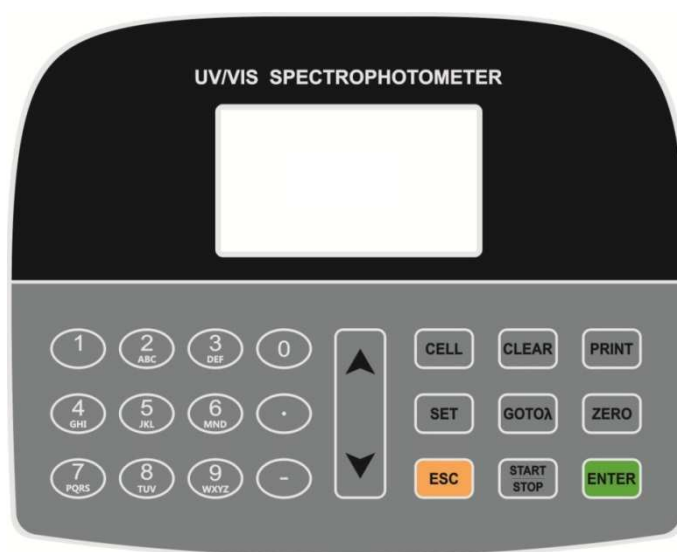


Fig 2-2 Panel de control

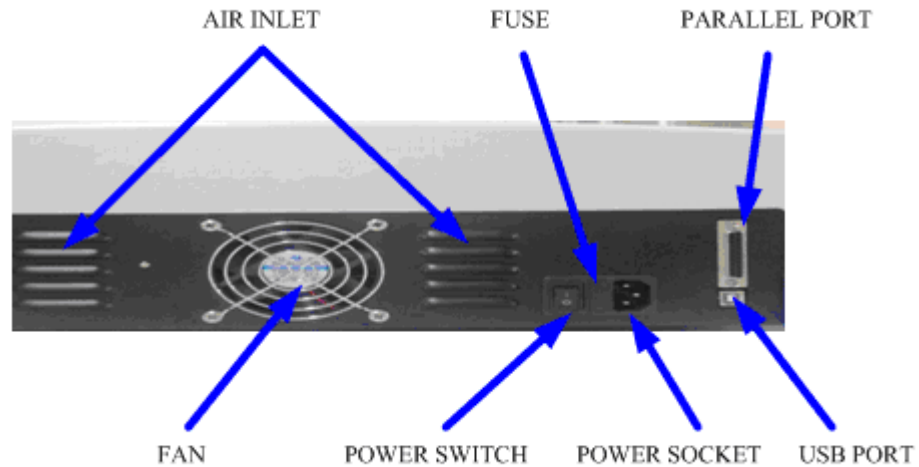


Fig 2-3 Vista posterior

2. Teoría

Cada sustancia tiene un punto de longitud de onda diferente y especial. También, a una longitud de onda fija, la absorbancia tiene alguna relación con la concentración de las sustancias y su grosor. La relación se refleja en la expresión matemática conocida por Ley de Lambert-Beer.

$$T = I/I_0$$

$$A = KCL = -\log I/I_0$$

A Absorbancia

C Concentración de la solución

K Coeficiente de Absorbancia de la Solución

L Longitud de la Solución. Paso de luz

I Intensidad de la luz recibida después de preparar la solución a medir

I_0 Intensidad de la luz recibida antes de preparar la solución a medir

Nota: En la prueba, el disolvente usualmente se considera la Solución de Referencia y su Transmitancia considerada como 100%. Mientras que la Transmitancia de la muestra a medir es un valor relativo con respecto a la Solución de Referencia.

3. Estructura

El espectrofotómetro consta de cinco partes.

- 1) Lámpara Halógena o de Deuterio como fuente de luz.
- 2) Un Monocromador para aislar la longitud de onda deseada y eliminar la radiación indeseada de segundo orden.
- 3) Un compartimento para acomodar las soluciones muestra.
- 4) Un Detector para recibir la luz transmitida y convertirla en una señal eléctrica.
- 5) Un lector digital para indicar la absorbancia o transmitancia. El diagrama de la (Fig 2.4) ilustra estas partes.

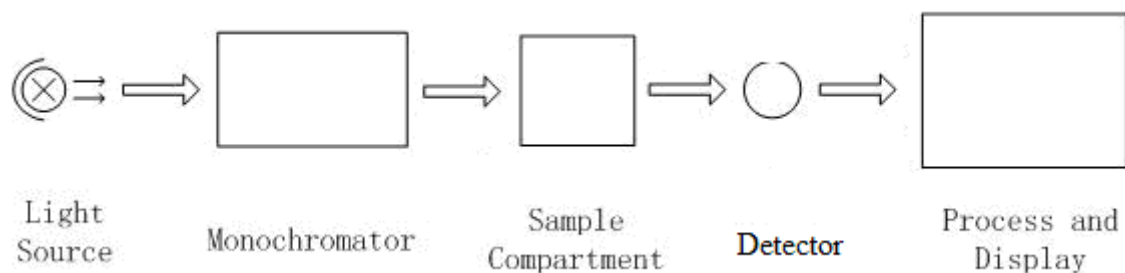


Fig 2.4 Diagrama del Espectrofotómetro

En espectrofotómetro la luz de la lámpara es enfocada a la rendija de entrada del mono-cromador donde el espejo colimador dirige el rayo a la rejilla. La rejilla dispersa el rayo de luz produciendo el espectro, una parte del cual es enfocado a la rendija de salida del monocromador mediante un espejo colimador. Desde aquí el rayo pasa al compartimento de muestras a través de uno de los filtros, que ayudan a eliminar las radiaciones de segundo orden indeseables procedentes de la rejilla de difracción. Al salir del compartimento de muestras el rayo de luz pasa al detector/fotodiodo de silicona que genera una señal eléctrica que aparecerá en el lector digital.

4. Instrucciones para el desembalado

Desembalar cuidadosamente el contenido y comprobar los materiales con la lista siguiente asegurándose de que ha recibido todo en buenas condiciones.

Lista del contenido

Descripción	Cantidad
Espectrofotómetro.....	1
Cable de alimentación.....	1
Cubeta de vidrio 10mm	1 Set de 4
Cubeta de cuarzo 10mm	1 Set de 2
Funda.....	1
Manual	1
Kit software	1

Nota: 1) Las cubetas de cuarzo no se incluyen en los modelos del visible.

2) La impresora mencionada en este manual es un accesorio opcional y no se incluye en la dotación estándar.

3) El soporte automático de cubetas mencionado en este manual son accesorios opcionales y no se incluyen en la dotación estándar del instrumento.

5. Especificaciones

Rango de Longitud de Onda	190-1100nm
Ancho de banda	2nm
Exactitud de Longitud de Onda	±0,8nm
Repetitividad de Longitud de Onda	0,3nm
Ajuste de Longitud de Onda	Auto
Exactitud fotométrica	±0,3%T
Repetitividad Fotométrica	0,2%T
Rango Fotométrico	0-200%T, -0,3-3,0A
Estabilidad	0,002A/h @ 500nm
Luz Difusa	≤0,05%T@220nm, 360nm
Puerto de salida para datos	USB
Puerto para impresora	Paralelo
Indicador digital	128*64 Dots LCD
Lámparas	Lámpara Deuterio & Halógena
Detector	Fotodiodo Silicona
Funcionamiento	AC220V 50Hz o 110V 60Hz
Dimensiones (An*F*Al)	460*360*225mm
Peso	18kg
Código Modelo 4600	6.4200.00

CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN

1. Ambiente necesario

Para asegurar un buen funcionamiento son necesarias las siguientes condiciones:

- La mejor temperatura de trabajo está entre 16 y 30°C y la humedad entre 45 y 80%.
- Mantener el aparato tan lejos como sea posible de campos magnéticos o eléctricos o de cualquier dispositivo eléctrico que pueda generar campos de alta frecuencia.
- Colocar el aparato en un área libre de polvo, gases corrosivos y fuertes vibraciones.
- Eliminar cualquier obstrucción o material que pudiera impedir el flujo de aire al interior o alrededor del instrumento.
- La potencia de alimentación es AC 110/250V.
- Usar un cable adecuado y enchufe con toma de tierra.
- Si el voltaje de la red no es lo bastante estable será necesario utilizar un estabilizador.
- Evitar la luz directa del sol.

2. Confirmación del voltaje



Asegurarse de ajustar el voltaje del instrumento al voltaje de la red local de alimentación, para evitar severos daños. El selector de voltaje está situado en la parte posterior del instrumento.

Si el voltaje local es de 220V, debe situar el Interruptor de voltaje según se ve en la figura.(Fig.3-1)



Fig.3-1

Si el voltaje local es 110V, debe situar el Interruptor de voltaje según se ve en la figura.(Fig.3-2)



Fig.3-2

3. Instalación

Paso 1: Comprobar la lista de embalaje

Desembalar, comprobar los materiales con la lista. Comunicar cualquier anomalía a nuestro servicio o al distribuidor local.

Paso 2: Posición

Colocar el instrumento cuidadosamente en una mesa estable.

Paso 3: Instalar la impresora (Opcional)

Comprobar que la impresora está en situación OFF, conectar la impresora de datos al puerto paralelo del instrumento con el cable al efecto.

Paso 4: Conectar el cable de alimentación

Comprobar que el interruptor del instrumento está en situación OFF, insertar el cable en el instrumento y el otro extremo al enchufe de red con toma de tierra.

Paso 5: Interruptor a posición ON

Comprobar de nuevo que todas las conexiones están bien. Pulsar el interruptor para ON. El instrumento puede usarse para mediciones después del auto-test y del precalentamiento.

CAPÍTULO 4 INTRODUCCIÓN DE OPERACIONES

1. Estructura del Software

1.1 Árbol del menú

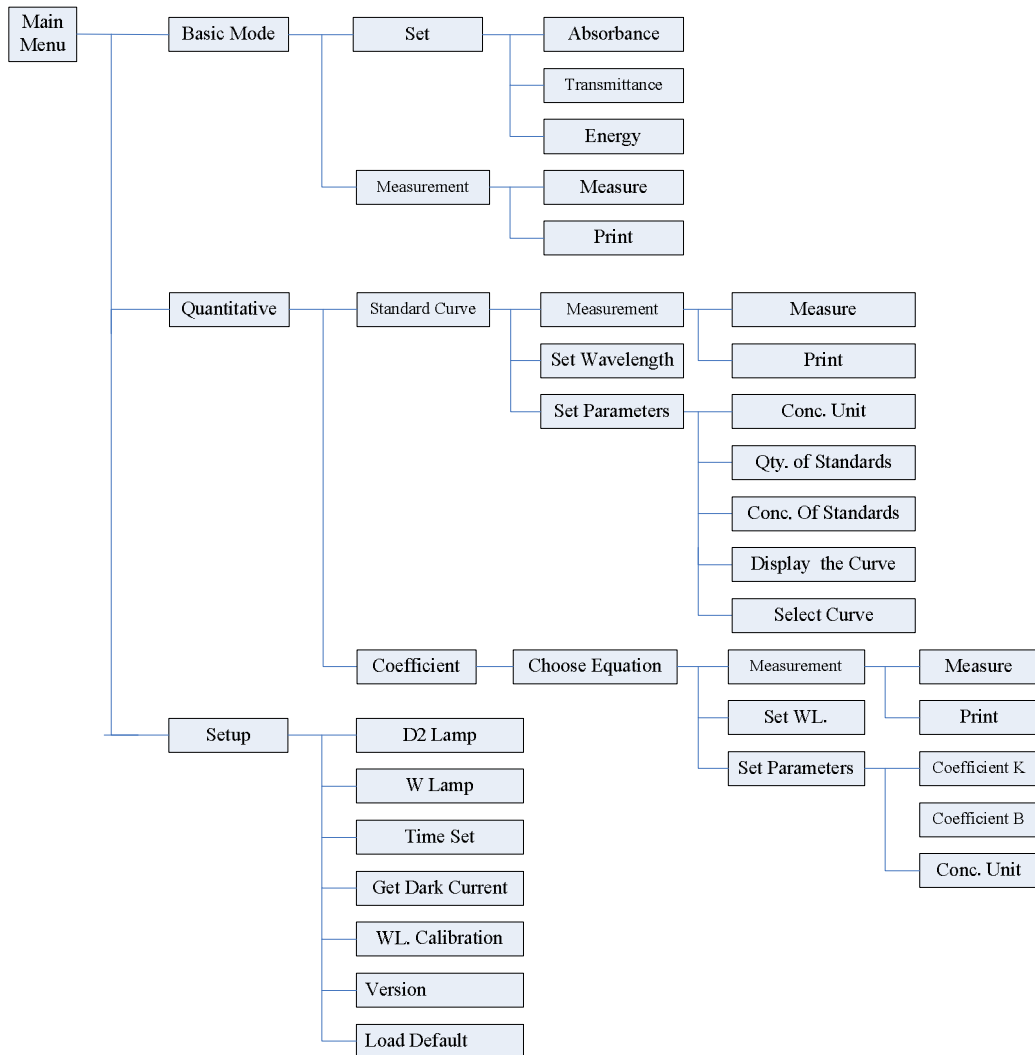


Fig 4-1 Árbol del menú

1.2 Funciones del Software

Se dispone de 3 funciones: Modo Básico, Cuantitativo y Funciones del Sistema.

1) Modo Básico

Medición de Absorbancia, Transmitancia o Energía a una longitud de onda. El resultado del test puede guardarse en la memoria RAM.

2) Cuantitativa

Método de la Curva Standard: Establecer una curva standard mediante muestras standard; usar la nueva curva para medir las muestras de concentración desconocida. La curva y los resultados del test pueden guardarse en la memoria RAM.

Método del Coeficiente: Entrar los valores de los coeficientes de las curvas, y a continuación medir las muestras de concentración.

3) Configuración-Setup

Administración de la fuente de luz; Obtención de la Corriente oscura; Calibración de la Longitud de onda y ajuste de Fecha, etc.

2. Operación Básica

2.1 Selección del Método Fotométrico

Presionar la tecla Flecha para elegir y para confirmar.

2.2 Ajustar la Longitud de Onda

En el Interface de medición, presionar para ajustar la longitud de onda, usar el panel de membrana para entrar el valor, presionar para confirmar y establecer el 100%T/0Abs automáticamente.

2.3 Ajustar Parámetros

Presionar para ir a la interface de configuración de parámetros, presionar la tecla Flecha para elegir el menú correspondiente y usar las teclas numéricas para entrar los parámetros, presionar para confirmar, presionar para volver.

2.4 Ajustar la posición del portacubetas automático(accesorio opcional)

En el Interface de medición, presionar primero, a continuación presionar la tecla numérica de 1 a 8, y entonces la cubeta correspondiente se situará en el paso de luz.

2.5 Eliminar Valor entrado

Presionar para eliminar el último valor entrado.

2.6 Delete the test result and stored data

En el Interface de medición, presionar para eliminar el resultado del test y guardar datos.

2.7 Calibración 100%T/0Abs

Poner la referencia en el paso de luz, presionar para calibración de 100%T/0Abs.

2.8 Medición de muestras

Poner las muestras en el paso de luz y presionar para medición.

2.9 Imprimir el resultado del test

En el Interface de medición, presionar para imprimir el resultado.

3. Preparación para el test

3.1 Encendido del instrumento e inicio del auto-test (Programa de diagnóstico)

Asegurarse de haber retirado cualquier obstáculo en el paso de luz; cerrar la tapa del compartimento de muestras y encender el instrumento; el sistema iniciará el auto-test.

Nota: ¡Mientras dure el Programa de Diagnóstico no abra la tapa del compartimento de muestras!

3.2 Pre-calentamiento

Cuando finalice el auto-diagnóstico, se esperarán 20 minutos que es el periodo mínimo de precalentamiento, antes de empezar las mediciones.

3.3 Comprobación de cubetas

La cubeta debe estar limpia sin restos de líquidos en su superficie transparente. Si la longitud de onda está por debajo de 340nm debe utilizarse cubeta de cuarzo.

4. Medición

4.1 Modo Básico

Paso 1, Ir al interface del Modo Básico

En el menú principal, usar la tecla Flecha para elegir "Basic Mode" presionar para ir al interface correspondiente de ajuste. (Fig. 4-2);

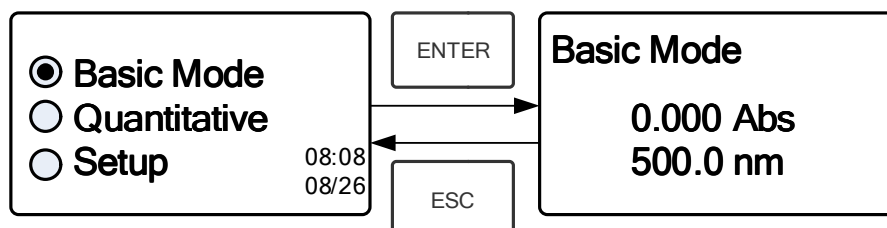


Fig. 4-2

Paso 2, Ajustar la Longitud de Onda

Presionar para ajustar la Longitud de onda, entrar el valor de la Longitud de onda mediante el teclado numérico de membrana, después presionar para confirmar. (Fig. 4-3);

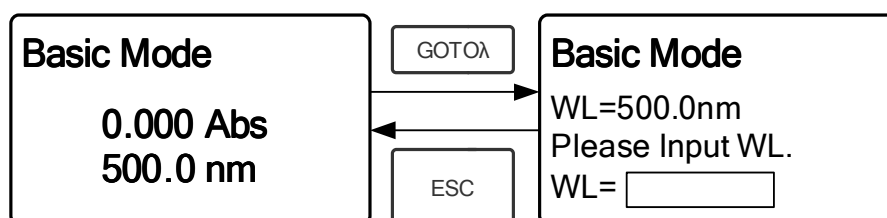


Fig. 4-3

Paso 3, Ajustar el Modo Fotométrico

Presionar **SET** para ir al Interface de configuración de parámetros, presionar la tecla Flecha para seleccionar “Abs”、“%T” o Modo “Energy”, presionar **ENTER** para confirmar. Presionar **ESC** para volver (Fig. 4-4);

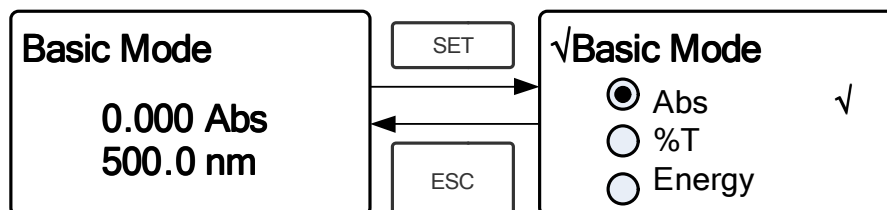


Fig. 4-4

Paso 4, Ir al Interface de Medición en Continuo

Presionar **START STOP** para ir al interface de medición continua. (Fig. 4-5);

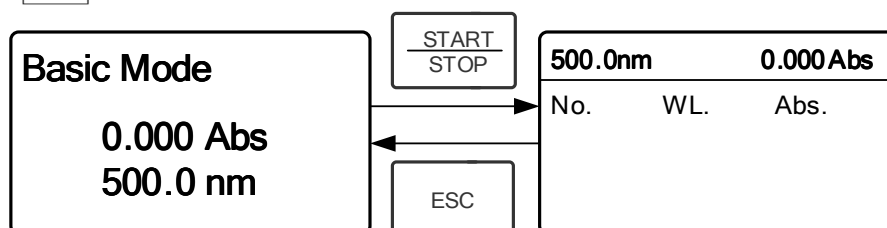


Fig. 4-5

Paso 5, Calibración 100%T/0Abs

Situar la Solución de Referencia en el paso de luz, presionar **ZERO** para calibrar a 100%T/0Abs;

Paso 6, Medida de Muestra

Poner la muestra de concentración desconocida en el paso de luz, presionar **START STOP** para medir, y el resultado aparecerá en la hoja de datos del lector digital. Al mismo tiempo, el resultado del test se guardará automáticamente en la memoria RAM. Repetir este paso para todas las muestras a medir.

Paso 7, Imprimir los datos

Presionar **PRINT** para imprimir el resultado del test.

Paso 8, Eliminar los datos

Presionar **CLEAR** para eliminar los datos del test.

4.2 Cuantitativa

Paso 1: Ir al Interface Cuantitativa

En el menú principal, presionar la tecla Flecha para elegir “Quantitative”; Presionar **ENTER** para entrar en el Interface de configuración del método Cuantitativa.

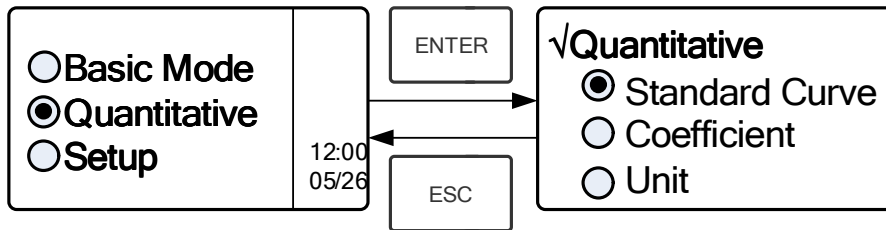


Fig. 4-6

Paso 2: Elegir las Unidades

Mover el cursor sobre “Unit”, presionar para ir al interface de selección de unidades de concentración. (Fig. 4-7) Usar la tecla Flecha para mover el cursor sobre las unidades deseadas, y presionar para confirmar.

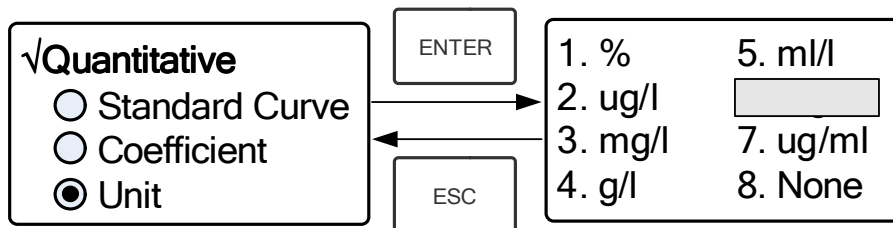


Fig. 4-7

Paso 3: Elección de Método

Hay dos métodos para elegir: Curva Standard y Coeficiente.

I. Curva Standard:

(1) Ir al Interface “Standard Curve “

En el menú “Quantitative”, presionar la tecla Flecha para elegir “Standard Curve”; Presionar para ir al sub-menú. (Fig. 4-8); Aquí se puede crear una nueva curva, o cargar una curva guardada. Si quiere eliminar una curva guardada, elegir “Delete Curve”.

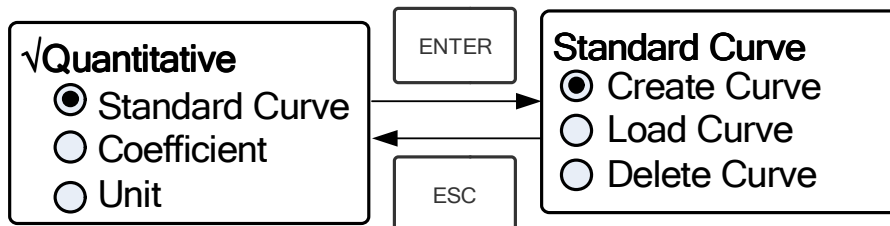


Fig. 4-8

(2) Ajuste de la Longitud de Onda

★ Mover el cursor sobre “Create Curve”, presionar para ir al interface de configuración de cuantificación de muestras. (Fig. 4-9)

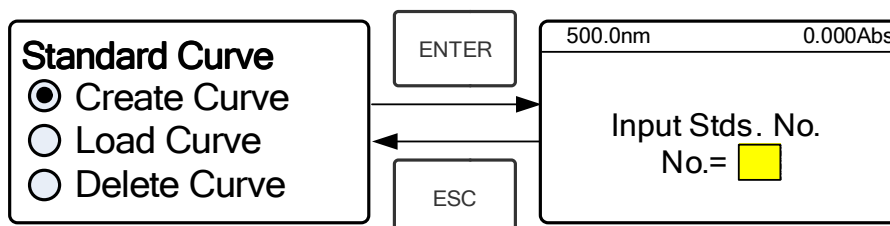


Fig. 4-9

★ Presionar para ir al interface de configuración de la longitud de onda, entrar el valor mediante las teclas numéricas del panel de membrana y presionar para confirmar. (Fig. 4-10);

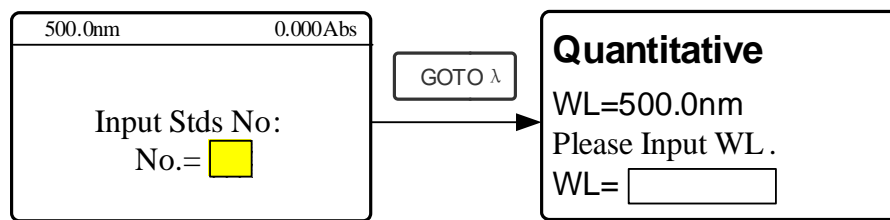


Fig. 4-10

★ Usar el panel numérico o la tecla Flecha para entrar la cantidad de muestras standard. (p.e. Tenemos 6 Muestras Standard), entonces presionar para confirmar. El sistema irá al interface siguiente. (Fig. 4-11)

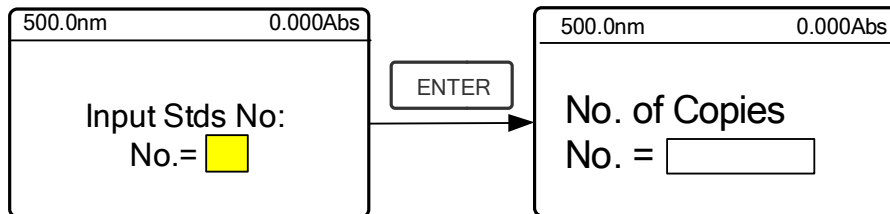


Fig. 4-11

★ Usar el panel numérico de membrana o la tecla Flecha para entrar cada muestra standard, entonces presionar para confirmar. Ahora el sistema irá al siguiente interface. (Fig. 4-12)

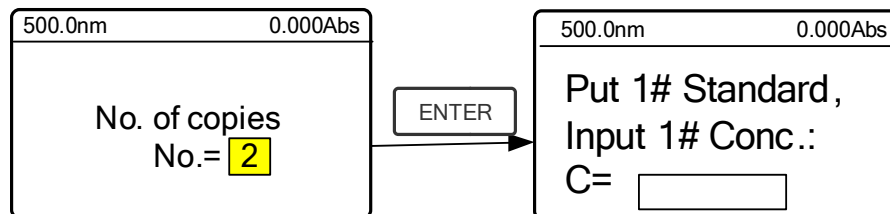


Fig. 4-12

(3) Calibración 100%T/0Abs

Situar la Solución de Referencia en el paso de luz, presionar para calibrar 100%T/0Abs;

(4) Entrar la Concentración de las Muestras Standard

★ Empujar la Muestra Standard 1# al paso de luz y entrar el valor de su concentración mediante el panel numérico de membrana, entonces presionar para confirmar. El sistema irá al interface siguiente. (Fig. 4-13-1)

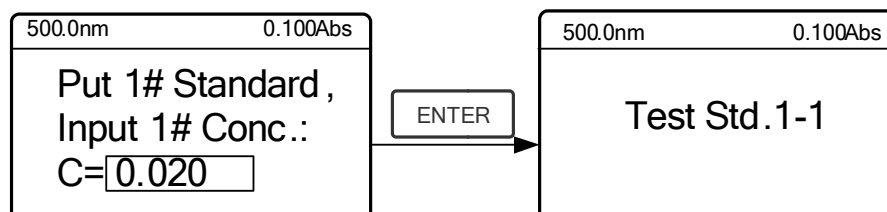


Fig. 4-13-1

★ Presionar para medir en primer lugar la muestra standard 1# , ahora el sistema le pedirá realizar el test de la muestra 1# de nuevo. (Fig. 4-13-2)

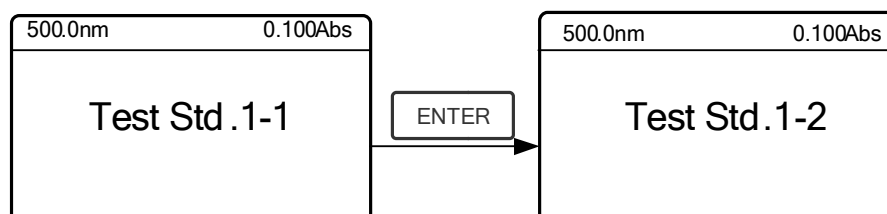


Fig. 4-13-2

★ Presionar para medir la muestra standard 1# por segunda vez. Ahora se irá al siguiente Interface. (Fig. 4-14)

Nota: El sistema tomará el valor medio de los dos resultados como el Valor de Absorbancia de la Muestra Standard No.1.

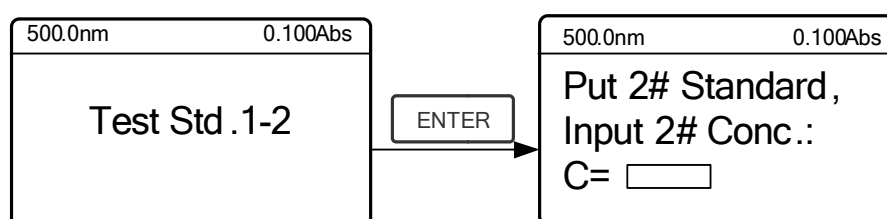


Fig. 4-14

★ Empujar la Muestra Standard 2# al paso de luz y entrar su concentración, a continuación, presionar para confirmar.

★ Medir las demás muestras standard de la misma forma. Cuando se haya finalizado con la última muestra presionar para confirmar. Ahora la Curva Standard y su ecuación aparecerán en pantalla automáticamente. (Fig. 4-15) Al mismo tiempo la Ecuación de la curva se guardará automáticamente en la memoria RAM.

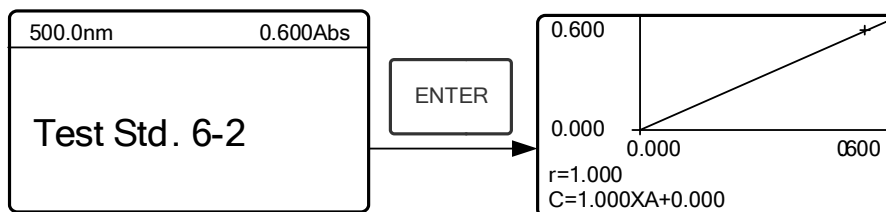


Fig. 4-15

Nota: Si hay algún error durante la operación, el sistema emitirá una señal acústica 3 veces y volverá automáticamente al interface inicial. Desde luego la curva ya no aparece en pantalla.

(5) Medida de Muestras

★ Empujar la Solución de Referencia al paso de luz y presionar para ir al interface de medición en continuo. (Fig. 4-16)

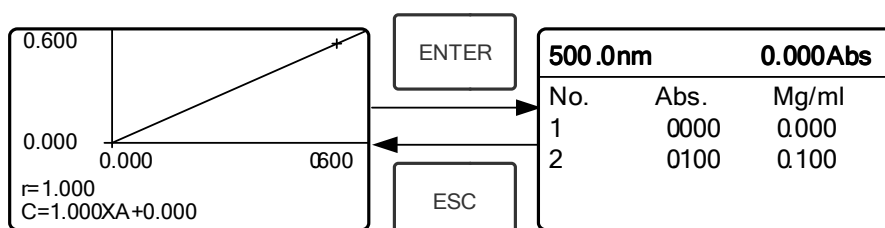


Fig. 4-16

★ Empujar la muestra desconocida al paso de luz y presionar para medición. Los resultados aparecerán en pantalla uno a uno. Al mismo tiempo los datos se guardarán automáticamente en la memoria RAM. Pueden guardarse hasta 200 grupos de datos.

(6) Carga de Curva

Todas las ecuaciones de las curvas serán guardadas automáticamente en la memoria RAM. Si desea recuperar la curva guardada, siga los siguientes pasos:

★ Mover el cursor sobre "Load Curve" y presionar para confirmar. Ahora el sistema irá al interface del registro de ecuaciones de las curvas.(Fig. 4-17)

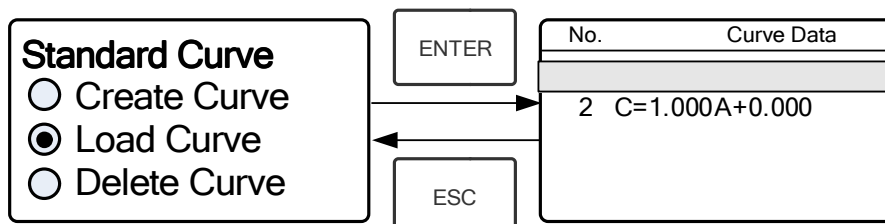


Fig. 4-17

★ Mover el cursor sobre la ecuación que necesita y presionar para confirmar. Ahora aparecerá en pantalla la correspondiente curva. (Fig. 4-18)

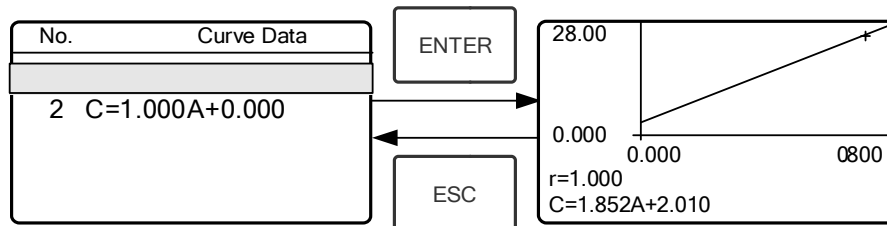


Fig. 4-18

★ Presionar para ir al interface de medición continua y medir las muestras.

Nota: Cuando recupere una curva, la longitud de onda se ajustará automáticamente al punto en que se creó la curva.

(7) Eliminación de Curva

★ Mover el cursor sobre “Delete Curve” y presionar para confirmar. Entonces el sistema irá al interface de selección de ecuaciones de curvas. (Fig. 4-19)

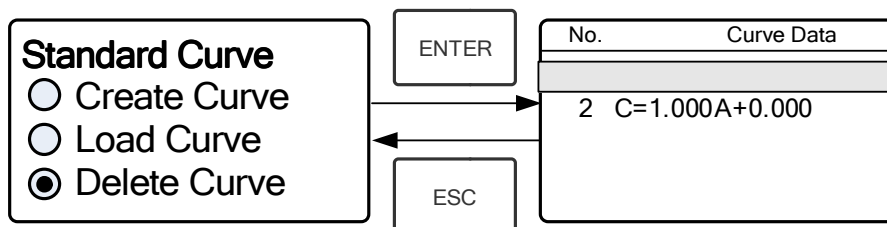


Fig. 4-19

★ Mover el cursor sobre la ecuación a eliminar y presionar , ahora el sistema pedirá otra vez confirmación.(Fig. 4-20)

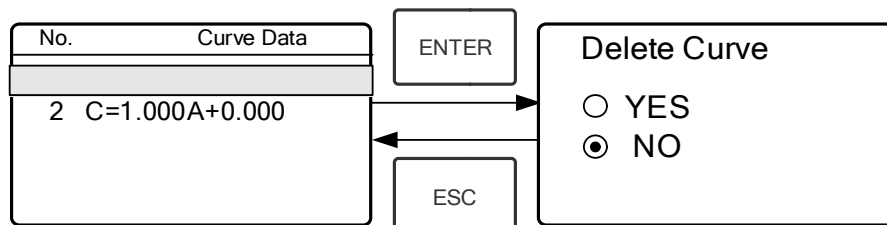


Fig. 4-20

★ Mover el cursor sobre “Yes” y presionar para confirmar, ahora la ecuación de la curva quedará eliminada. Si no se desea eliminarla, elegir “NO” o presionar para volver.

II Método del Coeficiente:

(1) Ir al Interface del Método "Coefficient".

Presionar la tecla Flecha para elegir "Coefficient", presionar para ir al interface de pre-test, a continuación, presionar para ir al interface de configuración de parámetros. (Fig. 4-21);

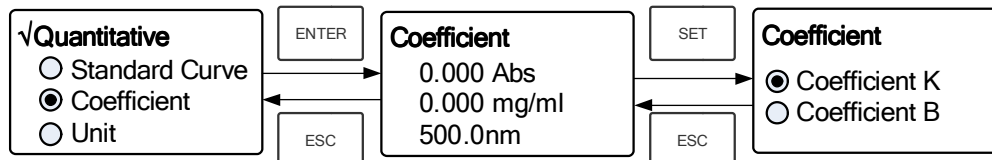


Fig. 4-21

(2) Configuración de Parámetros

★ Usar la tecla Flecha para mover el cursor sobre "Coefficient K" y presionar para ir al interface de configuración de K. (Fig. 4-22); Entrar K y presionar para confirmar, el sistema volverá automáticamente al interface anterior.

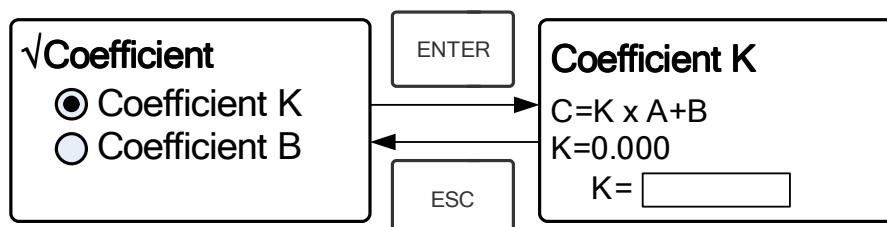


Fig. 4-22

★ Entrar el valor de B de la misma manera, presionar para volver al interface de pre-test.

(3) Ajustar la Longitud de Onda

Presionar para ir al interface de configuración de la Longitud de onda. Entrar el valor de la longitud de onda mediante el panel numérico y presionar para confirmar. (Fig. 4-23)

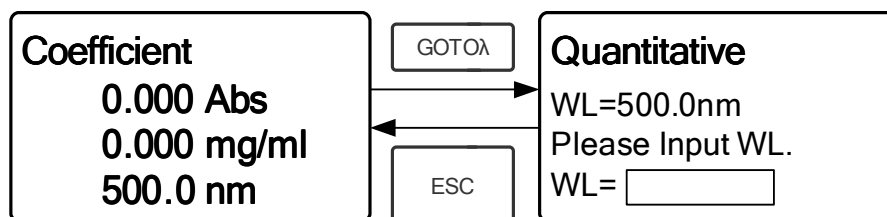


Fig. 4-23

(4) Calibración 100%T/0Abs

Presionar para ir al interface de medición continua (Fig. 4-24). Empujar la Solución de Referencia al paso de luz, ahora presionar para calibrar 100%T/0Abs;

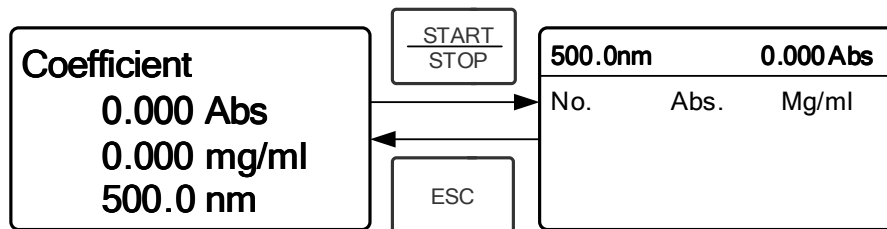


Fig. 4-24

(5) Medición

Situar las muestras a medir en el paso de luz, presionar para medir, entonces aparecerá en pantalla el resultado. Repetir este paso para medir otras muestras. Todos los resultados se listarán en pantalla y se guardarán automáticamente en la memoria RAM. Pueden recuperarse incluso después de un corte de corriente repentino.

Paso 4: Imprimir el resultado del test

En el Interface de medición continua presionar para imprimir el resultado del test.

Paso 5: Eliminar los datos del test

En el interface de medición continua presionar para eliminar el resultado del test.

4.3 CONFIGURACIÓN-SETUP

En el menú principal, presionar a tecla Flecha para elegir "Setup" y presionar para ir al interface de configuración de utilidades (Fig. 4-25)

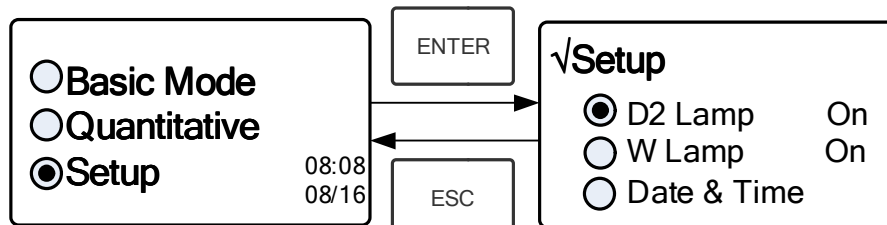


Fig. 4-25

1) Encendido/apagado de la lámpara D2



Cuando la Longitud de onda utilizada está en el rango 340-1100nm, se puede apagar la lámpara D2 para alargar su duración.

Usar la tecla Flecha para elegir "D2 Lamp" y presionar para ir al interface de ajuste de la lámpara D2 (Fig. 4-26). Presionar la tecla Flecha para elegir "On" o "Off" y presionar para confirmar. Presionar para volver.

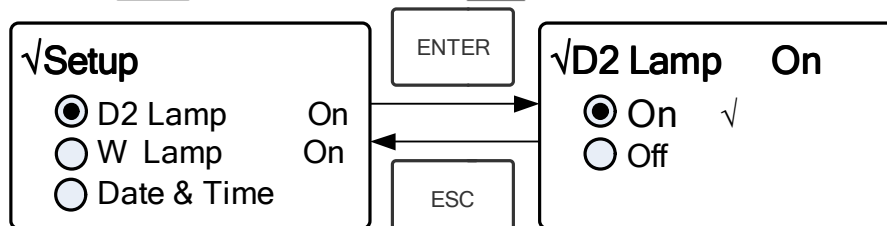


Fig. 4-26

2) Encendido/apagado de la lámpara W



Cuando la Longitud de onda usada está comprendida en el rango de 190-339nm, la lámpara W puede desconectarse para alargar su duración.

Usar la tecla Flecha para elegir "W Lamp", presionar para ir al interface de ajuste de la lámpara W (Fig. 4-27). Usar la tecla Flecha para elegir "On" o "Off" y presionar para confirmar. Presionar para volver.

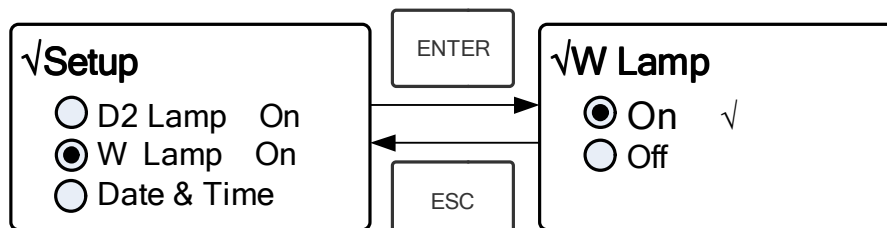


Fig. 4-27

3) Ajuste de Fecha y Hora

Presionar la tecla Flecha para elegir "Date & Time" y presionar para ir al interface de ajuste. (Fig. 4-28) Usar la tecla Flecha para elegir la posición y entrar el valor mediante el teclado numérico. (Hora: 0-23, Minuto: 0-59, Segundo: 0-59, Año: 0000-9999, Mes: 1-12, Día: 1-31, Semana: 1-7), presionar para volver.

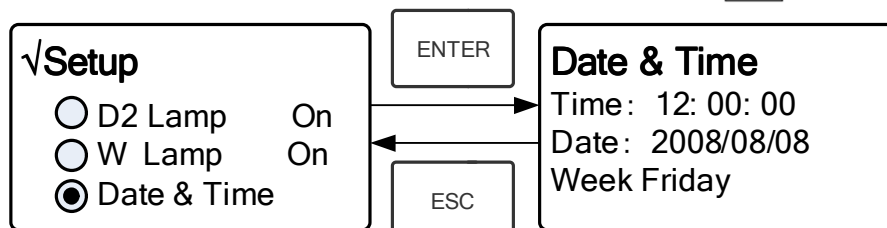


Fig. 4-28

4) Calibración de la Corriente Oscura



Cuando las condiciones de trabajo cambian se requiere una calibración de la Corriente Oscura antes de cualquier medición.

Usar la tecla Flecha para elegir "Dark Current" y presionar para confirmar. (Fig. 4-29)

Nota: Retirar las cubetas del paso de luz antes de esta operación, no abrir la tapa del compartimento de muestras durante la calibración.

Presionar para volver cuando termine.

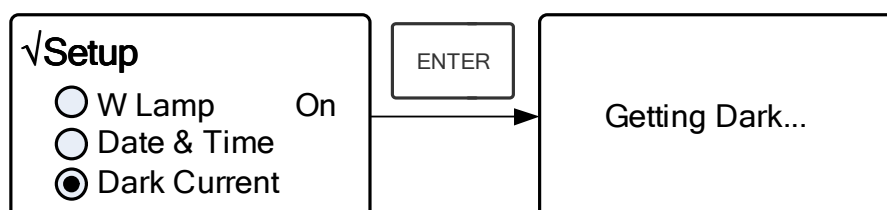


Fig. 4-29

5) Calibración de la Longitud de Onda



Después de algún tiempo, la energía de las luces puede bajar y habrá alguna, pero ligera influencia en el resultado de la prueba. En este caso, los usuarios pueden restablecer la longitud de onda para compensar. Sugerimos a los usuarios restablecer la longitud de onda cada uno o dos meses.

Retirar todos los obstáculos en el paso de luz y cerrar la tapa del compartimento de muestras, presionar la tecla Flecha para elegir "Calibrate WL." y presionar para iniciar la calibración (Fig. 4-30). No abrir la tapa del compartimento durante la calibración. Vuelve automáticamente después de la calibración.

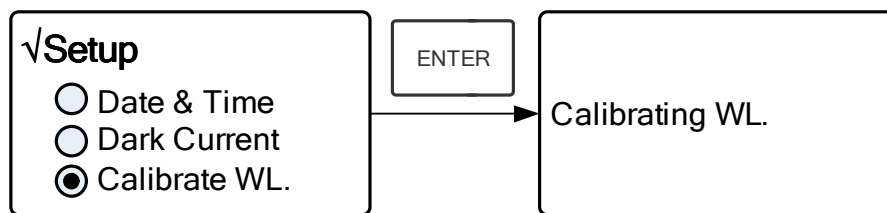


Fig. 4-30

6) Cambio de lámpara (Entrada de la Longitud de Onda del cambio)



El instrumento permite a los usuarios ajustar la longitud de onda a la que debe realizarse el cambio de lámpara, elegible en el rango de 300-400nm.

Presionar la tecla Flecha para elegir "Lamp Change" y presionar para ir al interface de ajuste correspondiente (Fig.4-31). Entrar el valor de longitud de onda para el cambio mediante el teclado numérico (300 - 400nm), a continuación presionar y volver. para confirmar.

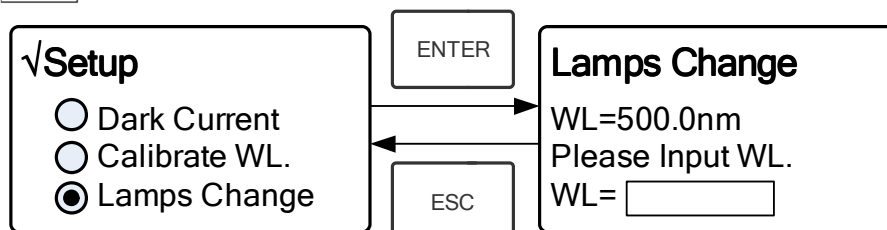


Fig. 4-31

7) Carga por defecto- Load Default

Presionar la tecla Flecha para elegir "Load Default" y presionar para confirmar. (Fig. 4-32, presionar la tecla Flecha para elegir "Yes" presionar para confirmar. Ahora el sistema recuperará los ajustes por defecto que se dejaron en fábrica. Elegir "No" presionando para cancelar la operación y volver.

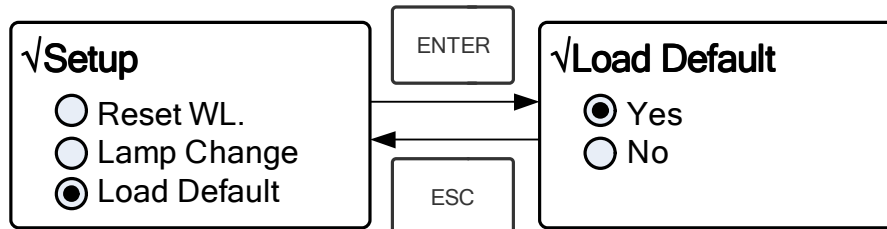


Fig. 4-32

8) Versión

Presionar la tecla Flecha para elegir "Version" y presionar para confirmar. Se podrá ver la versión del software y del hardware. (Fig.4-33). Presionar para volver.

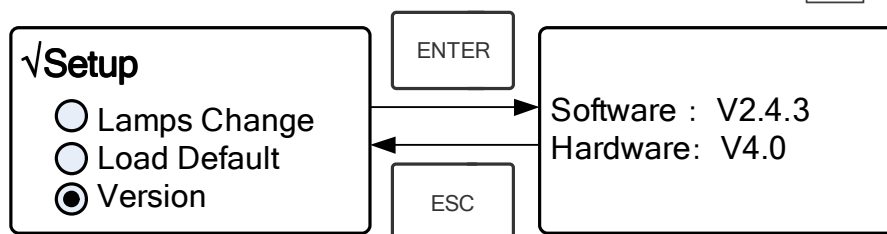


Fig. 4-33

Nota: Por razones de datación, la version indicada en el instrumento puede diferir de la reflejada en Fig.4-33.

CAPÍTULO 5 Mantenimiento

Conservar el instrumento en buenas condiciones de trabajo supone un mantenimiento constante.

1. Mantenimiento diario

1) Comprobar el compartimento

Después de las medidas, las cubetas con soluciones de las muestras deben retirarse del compartimento cuanto antes. La evaporación de las soluciones podría enmohecer el espejo. Los usuarios deben prestar más atención a la muestras de líquidos corrosivos y de fácil volatilización. Cualquier resto de solución en el compartimento debería eliminarse de inmediato.

2) Limpieza de la superficie del instrumento

La tapa del instrumento está pintada. Por favor, use un paño húmedo para limpiar inmediatamente cualquier gota de su superficie. No utilizar soluciones orgánicas. Limpie la suciedad de la cubierta periódicamente.

3) Limpieza de cubetas

Después de cada test o al cambiar el tipo de solución las cubetas deben limpiarse cuidadosamente, cualquier residuo en su superficie puede causar medidas erróneas.

2. Solución de problemas

1) Error de Corriente Oscura en el auto-test

Posible Causa

- Tapa del compartimento abierta durante el auto test.

Solución

Cerrar la tapa del compartimento y volver a intentar.

2) Sin respuesta después de conexión (interruptor en ON)

Posible Causa

- Mal contacto en la fuente de alimentación
- Fusible fundido

Solución

Mejorar el contacto
Reemplazar el fusible

3) La impresora no imprime

Posible Causa

- Falta el alimentador
- Mal contacto en el alimentador
- Mal contacto del cable de datos

Solución

Conectar el alimentador
Mejorar el contacto
Mejorar el contacto

4) Lecturas inestables

Posible Causa

- Insuficiente precalentamiento
- Uso de cubetas de vidrio en UV
- Muestras inestables
- Excesiva concentración de la muestra
- Voltaje bajo o fuente de alimentación inestable
- Luz defectuosa
- Luz agotada

Solución

- Aumentar el precalentamiento
- Usar cubetas de cuarzo
- Mejorar la muestra
- Diluir la muestra
- Mejorar las condiciones de la alimentación
- Cambiar la lámpara
- Cambiar la lámpara

5) Repetitividad insuficiente

Posible Razón

- Muestra inestable
- Cubetas sucias

Solución

- Mejorar la muestra
- Limpiar las cubetas

6) Lecturas incorrectas

Posible Razón

- a) Error de Corriente Oscura
- b) Cubetas mal pareadas

Solución

- Volver a obtener la Corriente Oscura
- Mejorar el pareado de cubetas.

3. Cambio de fusible



¡Peligro Asegurase de situar el interruptor general en posición OFF y desenchufar el cable de alimentación antes de reemplazar el fusible!

Paso 1: Preparación de las herramientas

Preparar un destornillador plano de 3x75

Paso 2: Situar el interruptor en posición OFF

Desenchufar el cable de alimentación.

Paso 3: Sacar el porta-fusible

Utilizar un destornillador para sacar el porta-fusible. (Fig.5-1)



Fig. 5-1

Paso 4: Reemplazar el fusible

Sacar el fusible y reemplazarlo por uno nuevo en la posición adecuada. (Fig.5-2)

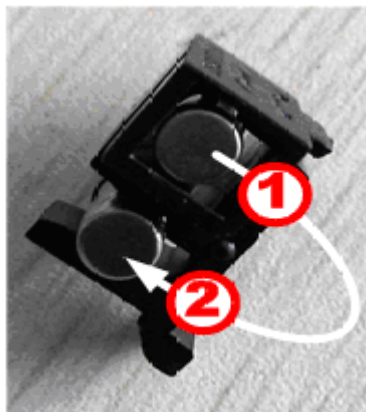


Fig. 5-2

Paso 5: Resituar el porta fusible

Colocar el porta-fusible en el enchufe de alimentación.

Paso 6: Situar el interruptor general en posición ON

Enchufar el cable de alimentación y situar el interruptor general en posición ON

Nota de interés



Desecho de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por usuarios dentro de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o en el paquete indica que no puede desecharse como si se tratara de un residuo doméstico. Debe desechar su equipamiento residual entregándolo al organismo de recogida para el reciclado de equipamiento eléctrico y electrónico. Para obtener más información acerca del reciclado de este equipo, póngase en contacto con la oficina local, la tienda donde compró el equipo o su servicio de desecho de residuos domésticos. El reciclado de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente.

ACCESORIOS

Código	Artículos
6.3200.01	Porta Cubeta 1x10mm paso de luz
6.3200.02	Porta Cubetas 4x10mm paso de luz
6.3200.03	Porta Cubetas 4x50mm paso de luz
6.3200.04	Porta Cubetas 4x100mm paso de luz
6.6900.01	Porta Cubetas 8x10mm paso de luz, automatizado
6.3200.04	Porta Cubeta 1x10mm paso de luz para circulación de agua
6.3200.05	Porta Micro Cubetas ajustable
6.3200.06	Porta Films transparentes
6.3200.07	Porta Tubo hasta 25 mm Ø
6.3200.08	Sistema Peltier, 15°C-65°C
6.3200.09	Sistema Sipper 1-256s
6.3200.10	Sistema Peltier / Sipper
6.3000.01	Software para PC-Cinética/Cuantitativa/Scanning/Multi- long. Onda/Proteínas/ADN
6.6900.07*	Impresora para datos
8.9749.00*	Ordenador PC con monitor TFT 19"
6.6900.03	Lámpara halógena
6.6900.08	Lámpara Deuterio

Cubetas vidrio y cuarzo

Código	Artículos
6.3200.11	Cubeta vidrio con tapón 1,7ml paso de luz 5mm, 4u
6.6900.05	Cubeta vidrio con tapón 3,5ml paso de luz 10mm, 4u
6.3200.12	Cubeta vidrio con tapón 7ml paso de luz 20mm, 4u
6.3200.13	Cubeta vidrio con tapón 10,5ml paso de luz 30mm, 4u
6.3200.15	Cubeta vidrio con tapón 17,5ml paso de luz 50mm, 4u
6.3200.16	Cubeta vidrio con tapón 34ml paso de luz 100mm, 4u
1.9363.00	Cubeta plástico con tapón, 3,5ml, paso de luz 10mm, 100u
6.4000.01	Cubeta cuarzo con tapón 1,7ml paso de luz 5mm, 2u
6.6900.06	Cubeta cuarzo con tapón 3,5ml paso de luz 10mm, 2u
6.4000.02	Cubeta cuarzo con tapón 7ml paso de luz 20mm, 2u
6.4000.03	Cubeta cuarzo con tapón 10,5ml paso de luz 30mm, 2u
6.4000.05	Cubeta cuarzo con tapón 17,5ml paso de luz 50mm, 2u
6.4000.06	Cubeta cuarzo con tapón 34ml paso de luz 100mm, 2u
6.4000.07	Cubeta micro 12,5*12,5*45, 100µl,2u
6.4000.08	Cubeta micro 12,5*12,5*45, 200µl,2u
6.4000.10	Cubeta micro 12,5*12,5*45, 700µl,2u

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE”

DINTER S. A.

DINKO Instruments c/ Encarnació, 123-125 / 08024-Barcelona

Declara que los artículos mencionados en lista adjunta, a los cuales se refiere esta declaración, cumplen con las exigencias esenciales de seguridad de la Directiva Europea aplicables:

- Directiva de Baja Tensión Directiva D2006/95/CEE del 12 de Diciembre, 2006
- Requerimientos esenciales del Anexo I de la Directiva para maquinaria 2006/42/CEE del 17 de Mayo del 2006
- Compatibilidad electromagnética EC relativa a la Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE del 15 de Diciembre del 2004
- Seguridad para los aparatos eléctricos de medida, control y de laboratorio. Prescripciones relativas a la CEM. EN 61326
- Reglas de seguridad para los dispositivos eléctricos de medida, control y de laboratorio. Parte I. Prescripciones generales EN 61010-1

Sin embargo el usuario debe observar las indicaciones de montaje y conexiones señaladas en los catálogos de instrucciones técnicas.

Nombre: Joan A. Bravo
Cargo: Director Técnico

Josep X. Sensada
Responsable de Calidad

Firma



Espectrofotómetros UV4600

OTROS APARATOS *DINKO* / *OTHER DINKO APPARATUS*

Agitadores Magnéticos / *Magnetic Stirrers*.
Agitadores Orbitales / *Orbital Shakers*
Agitadores Rotativos / *Rotary Stirrers*
Agitadores de Varilla / *Rod Stirrers*
Baños de Arena / *Sand Baths*
Bombas Dosificadoras / *Proportioner Pumps*
Bombas de Vacío / *Vacuum Pumps*
Bombas Peristálticas / *Peristaltic Pumps*
Calefactores de bloques metálicos / *Heater Metallic Blocks*
Colorímetros / *Colorimeters*
Conductímetros / *Conductimeters*
Controladores de Temperatura / *Temperature Controllers*
Extractor para análisis de carnes / *Extractor for mince analysis*
Estufas de Infrarrojos / *Infrared Ovens*
Espectrofotómetros / *Spectrophotometers*
Fotómetros / *Photometers*
Giraplacas / *Turn Dishes*
Kits para análisis de aguas / *Kits for Water Analysis*
Microscopios / *Microscopes*
Nefelómetros / *Nephelometers*
Oxímetros / *Oxygen Meters*
pH-metros / *pH-meters*
Placas Calefactoras / *Heater Plates*
Respirómetros / *Respirometers*
Temporizadores / *Timers*
Triquinoscopio TriquiVisor / *TriquinoscopeTriquiVisor*
Trituradores-Homogeneizadores / *Blenders-Homogenizers*
Turbidímetros / *Turbidimeters*



DINTER, S. A. c/ Encarnació, 123-125. Tel. +34 93 284 69 62 Fax +34 93 210 43 07. 08024-Barcelona

dinter@dinko.es

www.dinko.es