

BOMBAS PERISTÁLTICAS DE CAUDAL VARIABLE

Modelo D-25Vplus

Códigos 1.9747.08 y 1.9747.09



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Julio 2023

Marcado 

ÍNDICE

	Página
1- INTRODUCCIÓN GENERAL	3
2- LISTA DE EMBALAJE	3
3- RECEPCIÓN	4
4- DESCRIPCIÓN	5
5- PUESTA EN MARCHA	10
6- CAMBIO DE TUBOS	14
7- INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	15
8- MANTENIMIENTO – RECAMBIOS	15
9- COMPLEMENTOS	16
10- CAMBIO DE FUSIBLES	18
11- TABLA DE CAUDALES	18
12- GARANTÍA	19
13- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	20
14- OTROS APARATOS	21

1- INTRODUCCIÓN GENERAL

Las Bombas peristálticas bombean toda clase de sustancias líquidas sin entrar en contacto con los elementos mecánicos como en otras bombas.

Son sencillas de usar con mínimo de mantenimiento.

La sustancia bombeada es impelida al interior de un tubo elástico por el vacío generado de unos rotores que oprimen y liberan sucesivamente la superficie del tubo.

El líquido pasa directamente de su contenedor a otro sin contaminación alguna y sin retroceso al parar la bomba pues el tubo queda oprimido por el rodillo.

Algunas sustancias agresivas impiden el uso de bombas convencionales y hacen muy útiles a las bombas peristálticas para el trasvase o dispensación de tales sustancias.

Se obtienen caudales a partir de 0,01ml/minuto.

Hay disponible tubos o mangueras de distinto tamaño.

Las indicaciones siguientes intentan garantizar una correcta recepción y uso del aparato, y la seguridad del usuario.

A tales efectos recomendamos leer detalladamente este manual antes de proceder a desembalar el aparato y posterior uso.

Para la correcta conservación del aparato es necesario evitar su instalación en zonas con atmósferas corrosivas o expuestas a salpicaduras de líquidos.

Evitar el uso del aparato cuando exista la posibilidad de generar mezclas de gases explosivos e inflamables.

2- LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Código	Cantidad
Bomba Peristáltica D-25Vplus	1. 9747.08 o 1.9747.09	1
Tubos peristálticos de silicona 3 mm Ø y conectores		1
Cable alimentación		1
Manual de Instrucciones		1
Garantía		1

Dimensiones: 340 x 280 x 180mm. Peso: 7Kg. Mueble de acero inoxidable.

Funcionamiento: 100... 240V 50/60Hz

3- RECEPCIÓN

Para garantizar una correcta recepción, uso del aparato, y la seguridad del usuario, recomendamos leer detalladamente este manual antes de proceder a desembalar el aparato y posterior uso y especialmente los puntos siguientes:

3.1-EL MANUAL

Este manual debe conservarse permanentemente al alcance del usuario del equipo.

3.2-DESEMBALADO

Desembalar el aparato, comprobando que el contenido coincida con la lista de embalaje.
Notificar inmediatamente cualquier eventualidad.

3.3-MEZCLAS EXPLOSIVAS

Evitar el uso del aparato cuando exista la posibilidad de generar mezclas de gases explosivos e inflamables. No está contemplada la Directiva ATEX.

3.4-RESPONSABILIDAD






Según la normativa europea 89/655/CEE, la falta de un mantenimiento adecuado y la alteración de componente, exime al fabricante de cualquier responsabilidad sobre los daños que pudieran producirse.

3.5-REPARACIONES

Los aparatos para enviar a los servicios técnicos de *DINKO* **deben estar limpios y desinfectados**.
En caso contrario serán rechazados y devueltos con portes a cargo del propietario

3.6-SIGNOS Y SÍMBOLOS

Atender en todo momento los signos y símbolos de advertencia de peligro que irán apareciendo en este manual o en etiquetas adheridas al cuerpo de la Bomba tales como los mostradas a continuación.

SIGNO/ SIMBOLO	INTERPRETACIÓN-SIGNIFICADO
	Evitar el contacto de los dedos con partes móviles
	Peligro-Riesgo-Precaución
Antes de abrir DESCONECTAR el cable de red Before remove cover PULL-OUT plug 	Antes de acceder al interior de la Bomba desconectar el cable de alimentación de la red
	Posible recalentamiento - No tocar
110-230V AC 50/60Hz	Voltaje de alimentación corriente alterna
110V AC 60Hz	Voltaje de alimentación corriente alterna
12V DC o 24V DC	Voltaje de alimentación corriente continua
	Desecho de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por usuarios dentro de la Unión Europea. No es desechable como residuo doméstico. Entregar al organismo para el reciclado de equipo electrónico. Contactar con la oficina local, la tienda donde compró el equipo o su servicio de desecho de residuos domésticos. El reciclado ayuda a conservar los recursos naturales. Asegúrese que se recicla protegiendo la salud humana y el medio ambiente.

4- DESCRIPCIÓN

Las bombas peristálticas D-25Vplus de este manual montan el cabezal MC de 2 o 4 canales que permite retirar el cartucho porta tubo fácilmente para su extracción cuando deba sustituirse por rotura o desgaste. Basta pulsar la palanca liberadora para que se desprenda el cartucho del cabezal.

Cada cartucho constituye 1 canal de dosificación.

Al instalar un cartucho debe encararse este en su posición, empujar hacia abajo y pulsar la palanca liberadora para fijar el cartucho.

El cartucho admite diversos tamaños de tubo que, combinado con la regulación de velocidad, dan una gran variedad de flujos, según puede apreciarse en la tabla orientativa de caudales.

Las Bombas de 2 o 4 canales pueden ampliarse con cabezales de 2 o de 4 cartuchos hasta un máximo de 12 cartuchos

Consultar la tabla orientativa de dosificaciones e instalar el tubo adecuado.

4.1 CABEZAL MC:



Cabezal de 4 canales

- 1 – Perforaciones para tornillos de ensamblaje de cabezales complementarios.
- 2 – Tubos peristálticos.
- 3 – Cartuchos porta tubos.
- 4 – Palancas tensoras del tubo.
- 5 – Palanca liberadora del cartucho

El cabezal MC admite sobre su mismo eje de giro otro cabezal de 2 o 4 canales. Encarar el cabezal complementario con el eje e introducir los dos tornillos de ensamblaje en las perforaciones 1

Usados los cabezales como canales independientes cada uno aportará el caudal correspondiente al tubo instalado en los cabezales.

Si se pretende aumentar el caudal se pueden instalar directamente 2 o más tubos de succión y descarga en los recipientes de alimentación y receptor.

La opción de utilizar una conexión en Y para unir los tubos de dos canales permitirá duplicar el caudal bombeado.


Las palancas (nº 4) tensoras de los tubos deben tensar solo lo suficiente para que empiece a fluir el líquido. Una tensión excesiva puede provocar una drástica disminución de la duración de los tubos peristálticos.

4.1.1 Como colocar y extraer los tubos del cabezal.


El cabezal se entrega con los tubos colocados y con el tensor aflojado.



Lo primero que hay que hacer es ajustar el tensor para que el líquido pueda fluir y que no esté demasiado tenso para deteriorar el tubo. Para ello con el tensor aflojado hacemos funcionar la bomba, vamos subiendo el tensor poco a poco hasta que veamos que el líquido empieza a circular.

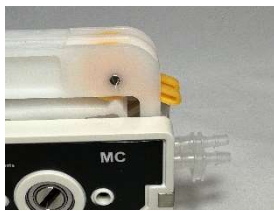

Posición inicial.

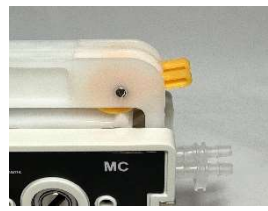


Posición final

Para poder extraer el cartucho donde está situado el tubo hay que aflojar el tensor, o sea, en la posición más baja posible. Una vez aflojado se debe presionar la palanca liberadora, los cartuchos se levantarán de la parte derecha y quedarán libres.



Ahora podemos extraer los cartuchos y así podremos cambiar el tubo.

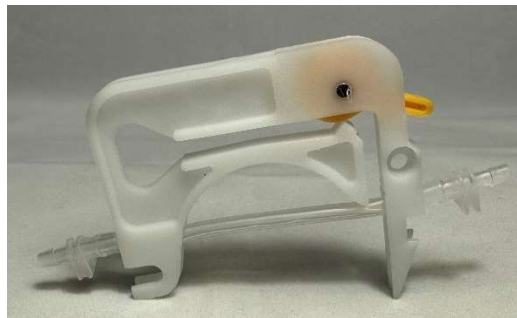

Sacaremos el tubo por la parte abierta del cartucho.

Una vez fuera pondremos el tubo nuevo.



Para volver a colocar los cartuchos, los entraremos en el cabezal colocando primero la parte izquierda en la guía, cuando lo tengamos en la guía, entraremos la parte derecha hasta que quede anclado, así con todos los cartuchos.

Antes de empezar a trabajar, volver a hacer el ajuste del tensor como se ha descrito antes.



Posición inicial.

Posición final


Subir el tensor de tubos sólo lo suficiente para que empiece a fluir el líquido. Una tensión excesiva acortará sensiblemente la duración del tubo.

4.2- DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL (Foto a).



- A- Lector digital
- 1- Tecla sentido de giro antihorario
- 2- Tecla sentido de giro horario
- 3- Tecla Full
- 4- Tecla Start / Stop
- 5- Tecla disminución
- 6- Tecla aumento
- 7- Interruptor para programación


4.3- DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR (Foto b).

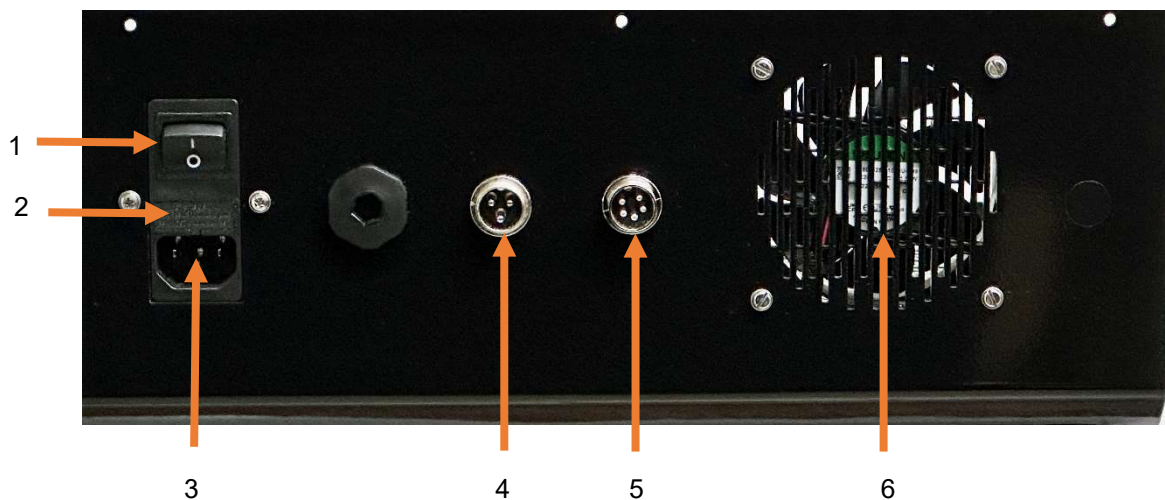

- 1- Interruptor general ON/OFF
- 2- Cajetín portafusibles
- 3- Toma alimentación
- 4- Entrada para pedal libre de tensión
- 5- Entrada señal 0-10V y 4-20 mA
- 6- Ventilador

CONECTOR 5 PINES (0-10V / 4-20 mA) n°5(Foto b).

CONEXIONADO 0-10V y 4-20 mA

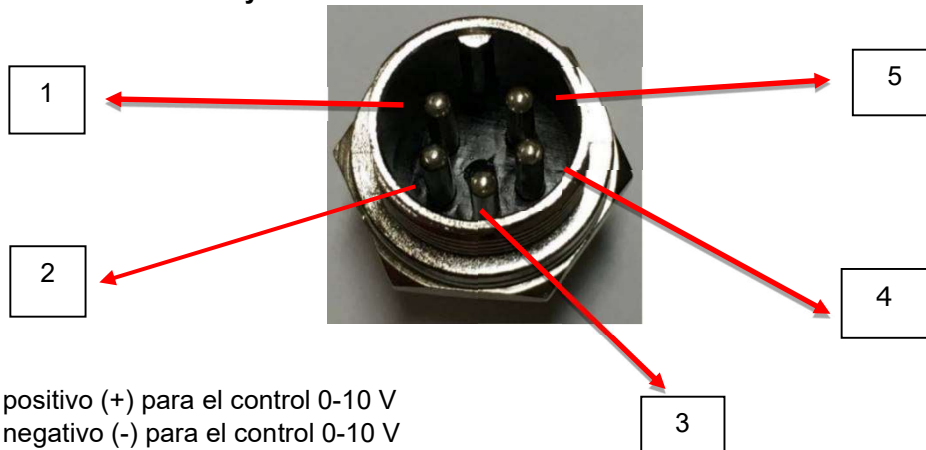


- 1- Pin positivo (+) para el control 0-10 V
- 2- Pin negativo (-) para el control 0-10 V
- 3- No conectar
- 4- Pin positivo (+) para el control 4-20 mA
- 5- Pin negativo (-) para el control 4-20 mA



ADVERTENCIA: No usar simultáneamente las dos entradas (0-10 V y 4-20 mA).
Puede causar mal funcionamiento o avería.

CONECTOR 3 PINES (Contacto abierto libre de tensión) n°4(Foto b).

CONEXIONADO ON/OFF (PEDAL)

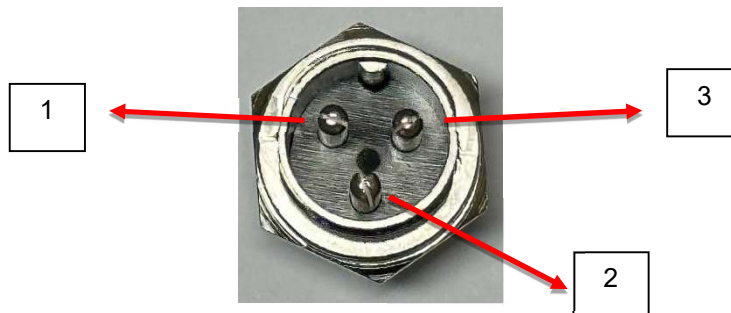

- 1- Pin para conexionado salida libre de tensión (NA). Bomba apagada.
- 2- No conectado, NO USAR.
- 3- Pin para conexionado salida libre de tensión (NA). Bomba apagada.

Si unimos físicamente los pines 1 y 3, la bomba se pondrá en funcionamiento.

5- PUESTA EN MARCHA

Asegurarse que el voltaje de la red está entre 110 y 230 V.

Conectar el cable de alimentación en la clavija posterior y a la red.

Consultar la tabla orientativa de flujos e instalar el tubo adecuado.

Ver consejos en el apartado de Cambio de tubos y Descripción de cabezales.

Seleccionar la función deseada.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modos disponibles:

- A- Modo Bombeo.
- B- Modo Rampa.
Programación.
Acceso al uso de la Rampa.
- C- Modo Dosificación cíclica.
Programación.
Acceso al uso de la Dosificación cíclica
- D- Modo dosificación con pedal.
Programación.
Acceso al uso de la Dosificación con pedal.

· **Modo Bombeo.**

Este modo se usa para trabajar con la bomba en continuo, para realizar trasvase de líquidos.

Si el pedal está conectado, mientras esté pulsado, el cabezal funcionará, si se deja de pulsar, el cabezal se detendrá.

- 1- Accionar el interruptor posterior nº1(Foto a) O/1.
- 2- Accionar el interruptor frontal nº7(Foto a), quedará iluminado en color azul y se encenderá el display.
- 3- Seleccionar la velocidad del motor en % presionando las teclas nº5 o nº6(Foto a) de disminución o aumento.
- 4- Si es necesario cambiar el sentido del giro, presionar las teclas nº1 o nº2(Foto a).
- 5- Presionar la tecla nº4(Foto a) Start / Stop para iniciar el bombeo. Para detener el bombeo usar la misma tecla nº4(Foto a).
Si tenemos conectado el pedal, podemos empezar el bombeo apretando la tecla nº4(Figura a) o manteniendo presionado el pedal. Trabajando con el pedal la bomba se detendrá cuando dejemos de presionar el pedal.
- 6- El equipo se puede programar para que si hay un corte de luz, cuando se restablezca siga funcionando a la velocidad que se haya programado. Para programar esta función y a la velocidad que debe reanudar su funcionamiento, presionar la tecla nº4(Foto a) durante 5 segundos. Su piloto lucirá intermitente y con las teclas nº5 o nº6(Foto a) introduciremos la velocidad a que queremos que funcione si hay un corte de luz y se restablece, se memorizará por simple pulsación de la tecla nº4(Foto a) Start / Stop.

Para facilitar las tareas de carga, purga o limpieza presionar la tecla nº3(Foto a) Full. La velocidad aumentará al máximo progresivamente y veremos como aumenta en el display hasta 99. Al pulsar de nuevo la tecla Full se recuperará la velocidad programada, descendiendo el display hasta dicha velocidad.

· Modo Rampa.

Este modo de trabajo consiste en conseguir un aumento o disminución de la velocidad del cabezal, desde un valor inicial a un valor final durante un tiempo establecido.

Si el primer valor es menor que el valor final, habrá un aumento, en caso contrario, que la velocidad inicial programada sea mayor que la final, habrá una disminución.

El tiempo que podemos programar para la rampa es de 1 minuto a 99 minutos.

Programación:

- 1- Accionar el interruptor posterior nº1(Foto a) O/1.
- 2- Mantener presionadas las teclas nº2 y nº3(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). Quedará iluminado en color azul y el led amarillo de la tecla nº2(Foto a) lucirá intermitentemente. El valor en pantalla indica el tiempo programado para la rampa en minutos.
Rango: 1 a 99 minutos
- 3- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo tiempo.
- 4- Presionar la tecla nº4(Foto a) Start / Stop para memorizar el valor elegido.
- 5- A continuación, aparecerá en pantalla la velocidad inicial de la rampa.
- 6- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo valor de la velocidad inicial en %
- 7- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 8- A continuación, aparecerá en pantalla la velocidad final de la rampa.
- 9- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo valor de la velocidad final en %
- 10- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 11- Para que queden memorizados todos los parámetros de la rampa, pulsar el interruptor frontal nº7(Foto a), se apagará la luz azul y el display del equipo.

Acceso al uso de la Rampa:

Desde la posición anterior en la que el interruptor nº7(Foto a) tiene la luz azul apagada, para acceder al modo rampa y poder trabajar con la rampa programada, hay que mantener presionada la tecla nº2(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). La luz azul se encenderá, el led amarillo de la tecla nº3(Foto a) se encenderá y en el display se nos mostrará la velocidad inicial de la rampa en % y se iniciará la rampa. En el display veremos cómo va aumentando la velocidad hasta llegar a la velocidad final programada en el tiempo que le hayamos programado.

Todas las teclas permanecerán inactivas durante el proceso.

Al finalizar la rampa, el cabezal se detendrá. Si queremos realizar otra rampa, presionar cualquier tecla.

Para salir de la función rampa accionar el interruptor frontal nº7(Foto a). Se apagará el piloto azul y el display, y la bomba quedará en standby a la espera de trabajar en el modo que escojamos.

· Modo Dosificación cíclica.

Este modo de trabajo se usa para poder trabajar con la bomba funcionando un tiempo de marcha y deteniéndose un tiempo de paro, así cíclicamente hasta que detengamos el equipo.

Normalmente se usa para el llenado de un volumen fijo de varios recipientes, teniendo un tiempo de paro para poder pasar el extremo del tubo de un recipiente a otro.

El tiempo que podemos programar, tanto de marcha como de paro, es de 1 segundo a 99 segundos.

Antes de empezar la programación, hay que hacer una serie de pruebas para comprobar que volumen queremos dosificar, para saber que tiempo debe funcionar la bomba y a qué velocidad para conseguir dicho volumen.

Programación:

- 1- Accionar el interruptor posterior nº1(Foto a) O/1.
- 2- Mantener presionadas las teclas nº1 y nº3(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). Quedará iluminado en color azul y el led amarillo de la tecla nº1(Foto a) lucirá intermitentemente. El valor en pantalla indica el tiempo de marcha en segundos.
Rango: 1 a 99 segundos
- 3- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo tiempo de marcha en segundos.
- 4- Presionar la tecla nº4(Foto a) Start / Stop para memorizar el valor elegido.
- 5- A continuación, aparecerá en pantalla el tiempo de paro.
- 6- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo valor del tiempo de paro en segundos.
- 7- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 8- A continuación, aparecerá en pantalla la velocidad del motor en %.
- 9- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo valor de la velocidad en %
- 10- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 11- Para que queden memorizados todos los parámetros de la dosificación cíclica, pulsar el interruptor frontal nº7(Foto a), se apagará la luz azul y el display del equipo.

Acceso a la Dosificación cíclica:

Desde la posición anterior en la que el interruptor nº7(Foto a) tiene la luz azul apagada, para acceder al modo de dosificación cíclica y poder trabajar con la dosificación cíclica programada, hay que mantener presionada la tecla nº1(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). La luz azul se encenderá, el led amarillo de la tecla nº2 (Foto a) se encenderá y en el display se nos mostrará el tiempo de dosificación programado y se iniciará el ciclo. En el display veremos cómo va disminuyendo el tiempo hasta llegar a cero, a continuación, aparecerá el tiempo de paro e irá descendiendo hasta cero, así cíclicamente hasta que paremos el equipo.

Todas las teclas permanecerán inactivas durante el proceso.

Para salir de la función dosificación cíclica accionar el interruptor frontal nº7(Foto a). Se apagará el piloto azul y el display, y la bomba quedará en standby a la espera de trabajar en el modo que escogamos.

· Modo dosificación con pedal.

Este modo de trabajo se usa para poder trabajar con la bomba funcionando un tiempo de marcha cuando accionemos el pedal y deteniéndose cuando el tiempo llega a cero.

Normalmente se usa para el llenado de un volumen fijo de varios recipientes, teniendo el control mediante el pedal de cuando se pone en marcha el cabezal.

El tiempo que podemos programar, es de 1 segundo a 99 segundos.

Antes de empezar la programación, hay que hacer una serie de pruebas para comprobar que volumen queremos dosificar, para saber que tiempo debe funcionar la bomba y a qué velocidad para conseguir dicho volumen.

Programación:

- 1- Accionar el interruptor posterior nº1(Foto a) O/1.
- 2- Mantener presionadas las teclas nº1 y nº3(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). Quedará iluminado en color azul y el led amarillo de la tecla nº1(foto a) lucirá intermitentemente. El valor en pantalla indica el tiempo de marcha en segundos.
Rango: 1 a 99 segundos
- 3- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo tiempo de marcha en segundos.
- 4- Presionar la tecla nº4(Foto a) Start / Stop para memorizar el valor elegido.
- 5- A continuación, aparecerá en pantalla el tiempo de paro.
- 6- Si se desea trabajar con el pedal, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el valor del tiempo de paro en 0 segundos.
- 7- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 8- A continuación, aparecerá en pantalla la velocidad del motor en %.
- 9- Si se desea modificar, presionar las teclas nº5 o nº6(Foto a) para configurar el nuevo valor de la velocidad en %
- 10- Presionar la tecla nº4(Foto a) para memorizar el valor elegido.
- 11- Para que queden memorizados todos los parámetros de la dosificación cíclica, pulsar el interruptor frontal nº7(Foto a), se apagará la luz azul y el display del equipo.

Acceso a la dosificación con pedal.

Conectar el pedal en el conector posterior de tres pines nº4(Foto b).

Desde la posición anterior en la que el interruptor nº7(Foto a) tiene la luz azul apagada, para acceder al modo de dosificación con pedal y poder trabajar con la dosificación programada, hay que mantener presionada la tecla nº1(Foto a) mientras se acciona el interruptor frontal nº7(Foto a). La luz azul se encenderá y en el display se nos mostrará el tiempo de dosificación programado.

Cuando pulsemos el pedal, el tiempo empezará a bajar hasta llegar a cero y se realizará la dosificación programada. Cuando llegue a cero se detendrá el cabezal hasta que no volvamos a pulsar el pedal.

Hay que pulsar el pedal, no mantenerlo presionado.

Todas las teclas permanecerán inactivas durante el proceso.

Para salir de la función dosificación con pedal accionar el interruptor frontal nº7(Foto a). Se apagará el piloto azul y el display, y la bomba quedará en standby a la espera de trabajar en el modo que escojamos.

NOTA:

Mientras se hace uso de la entrada analógica 0-10V y 4-20mA posterior los modos rampa y dosificación cíclica no son accesibles.

La conexión para pedal es activa durante el uso de la función bombeo y ciclo con pedal.

Al utilizar la regulación 0-10V / 4-20mA las teclas 5 y 6 de regulación quedan inactivas.

6- CAMBIO DE TUBOS

Pulsar el interruptor OFF. Extraer el cartucho porta tubo según las indicaciones descritas en el apartado "Descripción" y "Cabezal".

Cuando se instale el nuevo cartucho, los tubos deben quedar ligeramente tensos actuando sobre la palanca amarilla.

Comprobar que la bomba está en OFF.

En general los tubos nuevos pueden alargarse durante los primeros 30 minutos de funcionamiento. Si ello ocurre se deben tensar de nuevo para evitar una rotura inesperada. Para detectar el alargamiento del tubo al cabezal es útil marcar convenientemente el tubo con rotulador.

Debido a que el rozamiento de los tubos con los rodillos aumenta con el diámetro de los tubos, la velocidad mínima regulable aumenta cuanto mayor es el diámetro del tubo.

Es conveniente utilizar una velocidad algo mayor a la velocidad mínima regulable apreciada para evitar que en cualquier momento puede pararse el motor y provocar un recalentamiento del circuito de regulación que podría averiarse si permanece en esta situación por mucho tiempo.

Los tubos de silicona suministrados con cada bomba son de grado médico / alimentario según normas FDA y USP, esterilizables mediante autoclave a 120° C, con rango de uso peristáltico hasta 80° C y duración media.

Se incluye un tamaño de tubo MC de los disponibles con la bomba. Habitualmente silicona de 3mm.

Otras medidas de tubo, ver Información para pedidos, se suministran en bolsas de 10 tubos con dos conectores terminales. También están disponibles por metros para conducción exterior al cabezal. Ver INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

La durabilidad depende en gran medida de la naturaleza química del líquido bombeado, de la presión, temperatura existente y naturalmente de las revoluciones del motor.

La elección adecuada del diámetro interior del tubo evita la demanda de mayores revoluciones del motor de la bomba peristáltica con un tubo de diámetro pequeño y la disminución de la duración del tubo.

La palanca amarilla tensora del tubo peristáltico debe tensarse solo lo suficiente para que fluya el líquido. Tensar excesivamente acorta drásticamente la duración del tubo.

Los tubos de doble posición permiten situar los rodillos del cabezal entre el stoper 1 y 2 o entre el 2 y el 3, lo cual duplica la duración del tubo ya que reparte su desgaste en 2 zonas diferentes. Se debe establecer una pauta de cambio de la zona 1-2 a la 2-3.

Características del tubo:

SILICONA

Autoclavable.
El tubo más versátil. Silicona calidad Platinum Cure.
Duración media.
Grado médico/alimentario. Excelente biocompatibilidad.
Temperatura máxima. 120°C.
Translúcido.

FARMED

Autoclavable.
Larga duración, grado médico/alimentario. Libre de plastificantes. No tóxico o hemolítico.
Adecuado para altas presiones. Compatible con químicos, alcoholes y disolventes.
Temperatura máxima 135°C.
Color beige

7- INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código ▼	Motor rpm	Cabezal	Artículo
1.9747.08	110	MC4	Bomba peristáltica D25Vplus completa de 4 canales con 10 rodillos
1.9747.09	110	MC2	Bomba peristáltica D25Vplus completa de 2 canales con 10 rodillos
1.0078.41		MC2-10r	Cabezal complementario 2 canales con 10 rodillos
1.0078.42		MC4-10r	Cabezal complementario 4 canales con 10 rodillos
1.8901.00			Tubo Silicona 1,0mm Ø interior doble posición para MC, 6uds
1.8903.00			Tubo Silicona 3,0mm Ø interior doble posición para MC, 6uds
1.8760.101			Tubo Silicona 1,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8760.201			Tubo Silicona 2,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8760.301			Tubo Silicona 3,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8760.401			Tubo Silicona 4,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8760.100			Tubo Silicona 1,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8760.200			Tubo Silicona 2,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8760.300			Tubo Silicona 3,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8760.400			Tubo Silicona 4,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8710.101			Tubo Farmed 1,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8710.201			Tubo Farmed 2,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8710.301			Tubo Farmed 3,0mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds
1.8710.100			Tubo Farmed 1,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8710.200			Tubo Farmed 2,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.8710.300			Tubo Farmed 3,0mm Ø interior, uso externo MC, 1 metro
1.9740.02			Interruptor de pie (pedal).

8- MANTENIMIENTO-RECAMBIOS

Antes de cualquier examen o reparación del aparato es necesario desconectar la toma de red. Toda iniciativa debe efectuarse por personal cualificado para evitar males mayores.

Confíe su aparato a un servicio técnico autorizado por *DINKO Instruments*.



El motor y su bloque no requieren engrase por lo que no tienen mantenimiento.

Los cojinetes del rotor se auto lubrican, pero es conveniente lubricarlos ligeramente con grasa de silicona ref. 8.0030.03 o similar de vez en cuando, especialmente si se ha procedido a lavarlos.

Ver figura

El tubo del cabezal deberá reemplazarse periódicamente de forma sistemática para evitar el inconveniente de su rotura en pleno funcionamiento de la bomba.

Código Recambio- Descripción

1.0078.58	Cartucho para MC
1.0063.30	Circuito principal de control.
1.8093.21	Fuente alimentación 100-24.
1.9740.02	Interruptor de pie/pedal.
1.0080.13	Motor 24V DC, 110 rpm.

Importante: Los tubos para el cabezal deben untarse ligeramente con grasa de silicona para alargar su duración y facilitar el arranque a bajas revoluciones.

Grasa de Silicona, 50g para lubricado de tubos peristálticos. Código 8.0030.03

9- COMPLEMENTOS

9.1 Balanza para calibración de caudales y dosificaciones.



Reproducibilidad 0,1 g. Capacidad 600g. Código 1.9812.02

Para medir la cantidad dosificada en el proceso de Calibración de las bombas peristálticas resulta muy eficaz utilizar una balanza de precisión de lectura digital.

Si el líquido a bombear tiene densidad "1" no habrá diferencia entre gramos y mililitros. En caso contrario calcular la densidad pesando una cantidad del líquido con la ayuda de una probeta, por ejemplo, de 25ml, tarando la probeta previamente en la balanza.

Dividir el peso indicado en el lector digital de la balanza en gramos por los mililitros contenidos en la probeta para obtener la densidad según la relación,

$$D = M / V.$$

Siempre existe la opción de Calibrar la bomba directamente en función del peso en lugar del volumen.

Características:


- ◆ Mono plato de lectura digital, con pantalla LCD de gran visibilidad retroiluminada.
- ◆ Uso sencillo de gran robustez con carcasa ABS y teclado de membrana hermético antihumedad
- ◆ Plato de acero inoxidable, 157x128mm ◆ Auto calibración externa ◆ Unidades de medida: gramos, libras y onzas
- ◆ Tara continua hasta 600 g ◆ Alimentación 230V 50/60Hz ◆ Pies de goma antideslizantes
- ◆ Temperatura de trabajo: de +5°C a +40°C. Humedad máxima de uso, 85% HR

9.2 Probeta graduada, 25 ml. Código 1.9808.20

9.3 Grasa de Silicona, 50g. Lubricado de tubos peristálticos y rodillos. Código 8.0030.03

9.4 Soporte de pie. Código 1.8003.08

Útil como soporte del tubo/punta dosificadora. Pie: 150 x 70cm. Barra, altura 70cm. Soporte deslizante para punta dosificadora.

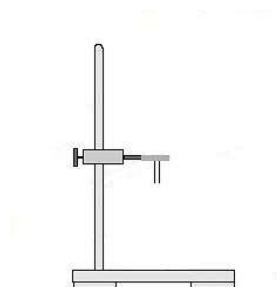

CONECTORES PARA TUBOS PERISTÁLTICOS

9.5 Conectores reductores - empalme / extremos iguales, polipropileno



Para tubos de 1,6/3,2 mm Ø interior. Código 1.0080.15
Para tubos de 3,2/4,8 mm Ø interior. Código 1.0080.18
Para tubos de 4,8/6,4 mm Ø interior. Código 1.0080.05
Para tubos de 6,4/8 mm Ø interior. Código 1.0080.14
Para tubos de 8/12,7 mm Ø interior. Código 1.0080.20

9.6 Conector recto para empalme /reductor, polipropileno



Conector recto / reductor Ø 4-5-8 a 7-10-12mm. Luz 1,6/4,6mm. Código 1.0120.31

9.7 Conectores forma Y, polipropileno



Conector forma Y, 6mm. Ø. Código 1.0120.26
Conector forma Y, 8mm. Ø. Código 1.0120.48
Conector forma Y, 10mm. Ø. Código 1.0120.32
Conector forma Y, 12mm. Ø. Código 1.0120.33

9.8 Conectores-tubo de acero inoxidable 316 - Empalme y dosificación

Empalme recto 40 mm longitud




Tubo para tubos peristálticos 0,5 y 0,8 mm Ø, 25 Uds. Código 8.0056.14
Tubo para tubos peristálticos 1,6 mm Ø, 25 Uds. Código 8.0056.06
Tubo para tubos peristálticos 3,2 mm Ø, 25 Uds. Código 8.0056.08
Tubo para tubos peristálticos 4,8 mm Ø, 25 Uds. Código 8.0056.10
Tubo para tubos peristálticos 6,4 mm Ø, 25 Uds. Código 8.0056.12

Dosificación 130 mm longitud con un bisel

Tubo dosificación para tubos peristálticos 0,5 y 0,8 mm Ø, 10 Uds. Código 8.0056.15
Tubo dosificación para tubos peristálticos 1,6 mm Ø, 10 Uds. Código 8.0056.07
Tubo dosificación para tubos peristálticos 3,2 mm Ø, 10 Uds. Código 8.0056.09
Tubo dosificación para tubos peristálticos 4,8 mm Ø, 10 Uds. Código 8.0056.11
Tubo dosificación para tubos peristálticos 6,4 mm Ø, 10 Uds. Código 8.0056.13

Longitud 38mm

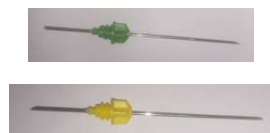

Micro -tubo 0,8 mm Ø exterior, 10 Uds. Código 1.0077.23
Micro -tubo 0,9 mm Ø exterior, 10 Uds. Código 1.0077.26

Brida de sujeción P. Código 1.0120.01

Brida de sujeción G. Código 1.0120.12

9.9 Anti flotadores acero inoxidable 304 para tubos en succión



Para tubos peristálticos de 1,6 y 3,2 mm de diámetro interior. Código 1.0303.10
Para tubos peristálticos de 4,8 mm de diámetro interior. Código 1.0303.11
Para tubos peristálticos de 6,4 mm de diámetro interior. Código 1.0303.12
Para tubos peristálticos de 8,0 mm de diámetro interior. Código 1.0303.13
Para tubos peristálticos de 9,6 mm de diámetro interior. Código 1.0303.14
Para tubos peristálticos de 12,7 mm de diámetro interior. Código 1.0303.15

9.10: Tubos de acero inoxidable para dosificación con válvula antirretorno

Para tubos de 3,2 y 4,8 mm de Ø int. Punta inox. 4 mm Ø ext. pared 1mm. Código 1.0302.10
Para tubos de 4,8 y 6,4 mm de Ø int. Punta inox. 6 mm Ø ext. pared 1mm. Código 1.0302.11
Para tubos de 6,4 y 8 mm de Ø int. Punta inox. 8 mm Ø ext. pared 1mm. Código 1.0302.12
Para tubos de 8 y 9,6 mm de Ø int. Punta inox. 10 mm Ø ext. pared 1mm. Código 1.0302.13



10- CAMBIO DE FUSIBLES

El cajetín portafusibles forma parte de la base de alimentación situada en la parte posterior de la bomba. Ver figura.



Interruptor general

Cajetín portafusibles

Base de alimentación

Hacer palanca con un destornillador entre la parte central del cajetín portafusibles y la parte superior de la base de alimentación para extraer el cajetín portafusibles.
El cajetín queda sujeto sin extraerse del todo. Hay dos fusibles.
Presionar el cajetín hacia adentro para restablecer su posición original.
Recordar que ya ha usado el fusible de repuesto.

11- TABLA DE CAUDALES

Tabla de caudales orientativos por canal-Cabezal tipo MC.

Díámetro interior tubo mm	1,0	2,0	3,0	4,0
Flujo mínimo: ml / min.	0,8	2,5	4,0	5,0
Flujo continuo máximo ml/min	8,0	25	40	50

Caudales calculados con agua en condiciones normales sin contrapresión de salida.

Con la palanca de fijación de tubos desplazada de su posición vertical se aumenta la presión, pero se requerirá un Par de dos a tres veces mayor y la duración de los tubos se acortará

12- GARANTÍA

12.1 DURACION:

La garantía se establece por un periodo de 1 año a partir de la fecha de puesta en marcha del aparato siempre que nos sea devuelta la tarjeta de garantía dentro de los 8 días siguientes a dicha puesta en marcha.

Sin esta condición la garantía no tendrá validez.

12.2 ALCANCE DE LA GARANTÍA:

La garantía se da contra defectos de fabricación y materiales para un promedio de trabajo de 40 horas semanales.

La garantía se reduce proporcionalmente al aumento de horas de trabajo.

Las reparaciones se efectuarán en nuestra fábrica.

En otro caso la garantía sólo incluirá la reposición de los elementos defectuosos.

DINKO no se hará cargo de los gastos de transporte, ni asumirá responsabilidades por las consecuencias motivadas por la inmovilización del aparato.

Las piezas reemplazadas gratuitamente quedan de nuestra propiedad, reservándonos el derecho de solicitar su devolución, libre de portes hasta nuestro domicilio.

Las reparaciones o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no prolongan la garantía inicial.

Nuestra responsabilidad se limita a la garantía adjunta y no a posibles accidentes a personas u otras cosas.

Toda alteración del aparato por parte del usuario anula la garantía.

13- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"

DINTER S. A. *DINKO Instruments* c/ Encarnació, 123-125 / 08024- Barcelona

Declara que los artículos mencionados en lista adjunta, a los cuales se refiere esta declaración, cumplen con las exigencias esenciales de seguridad de la Directiva Europea aplicables:

- Directiva de Baja Tensión Directiva D2006/95/CEE del 12 de Diciembre, 2006
- Requerimientos esenciales del Anexo I de la Directiva para maquinaria 2006/42/CEE del 17 de Mayo del 2006
- Compatibilidad electromagnética EC relativa a la Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE del 15 de Diciembre del 2004
- Seguridad para los aparatos eléctricos de medida, control y de laboratorio. Prescripciones relativas a la CEM. EN 61326
- Reglas de seguridad para los dispositivos eléctricos de medida, control y de laboratorio. Parte I. Prescripciones generales EN 61010-1

Sin embargo, el usuario debe observar las indicaciones de montaje y conexiones señaladas en los catálogos de instrucciones técnicas.

Nombre

Joan A. Bravo

Josep X. Sensada

Cargo:

Director Técnico

Responsable de Calidad

Firma



Modelo: Bombas Peristálticas D-25Vplus. Códigos 1. 9747.08 /1.9747.09

OTROS APARATOS **DINKO** / **OTHER DINKO APPARATUS**

- Agitadores Magnéticos / *Magnetic Stirrers*.
- Agitadores Orbitales / *Orbital Shakers*
- Agitadores Rotativos / *Rotary Stirrers*
- Agitadores de Varilla / *Rod Stirrers*
- Baños de Arena / *Sand Baths*
- Bombas Dosificadoras / *Proportioner Pumps*
- Bombas de Vacío / *Vacuum Pumps*
- Bombas Peristálticas / *Peristaltic Pumps*
- Calefactores de bloques metálicos / *Heater Metallic Blocks*
- Colorímetros / *Colorimeters*
- Conductímetros / *Conductimeters*
- Controladores de Temperatura / *Temperature Controllers*
- Extractor para análisis de carnes / *Extractor for mince analysis*
- Estufas de Infrarrojos / *Infrared Ovens*
- Espectrofotómetros / *Spectrophotometers*
- Fotómetros / *Photometers*
- Giraplacas / *Turn Dishes*
- Kits para análisis de aguas / *Kits for Water Analysis*
- Microscopios / *Microscopes*
- Nefelómetros / *Nephelometers*
- Oxímetros / *Oxygen Meters*
- pH-metros / *pH-meters*
- Placas Calefactoras / *Heater Plates*
- Respirómetros / *Respirometers*
- Temporizadores / *Timers*
- Triquinoscopio TriquiVisor / *TriquinoscopeTriquiVisor*
- Trituradores-Homogeneizadores / *Blenders-Homogenizers*
- Turbidímetros / *Turbidimeters*



DINTER, S. A. c/ Encarnació, 123-125. Tel. +34 93 284 69 62 Fax +34 93 210 43 07. 08024-Barcelona
dinter@dinko.es www.dinko.es